


Vortex Mixer

Catalog #33-242

Instruction Manual

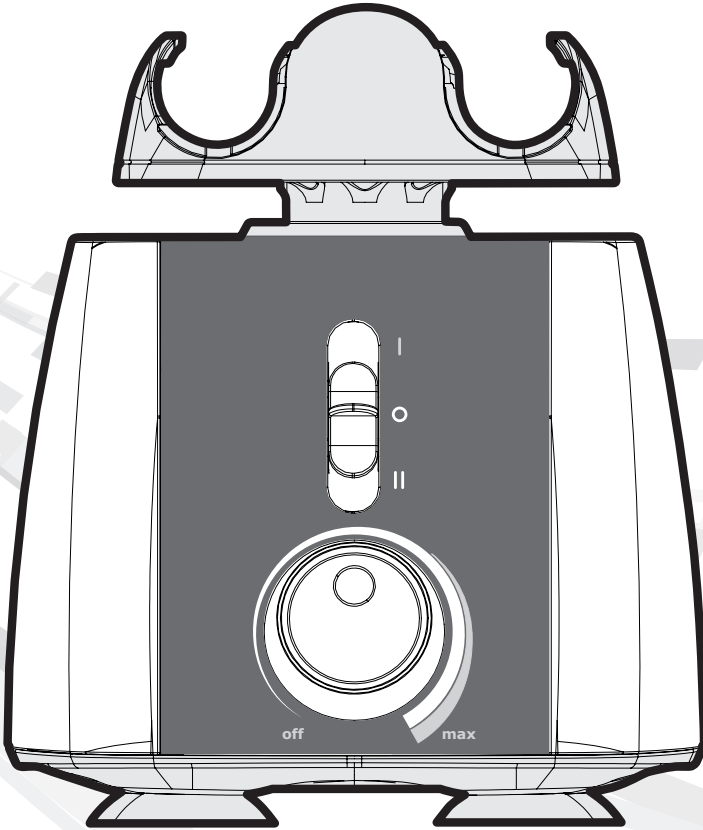

Instruction Manual.....	2
Manual de Instrucciones	12
Manuel d'instructions.....	23
Bedienungsanleitung	34

900 Vernon Way #101, El Cajon, CA 92020

Call: 858.536.8044

Web: www.geneseesci.com

Email: support@geneseesci.com



To immediately shut off power to the device, pull out the AC cord from the lower central back area of the device

Thank you for purchasing the uniTEXTER multi Vortexer.

Safety Precautions

Your Vortexer instrument is designed for general laboratory use. This instruction manual cannot address all safety hazards. It is the responsibility of the user to consult and observe all health and safety precautions and to assess the instrument's suitability to perform the task.

Caution!

Before starting the Vortexer for the first time, please read this instruction manual carefully. This manual contains important information, safeguards, and operating instructions.

1. Never use this product in any manner inconsistent with these instructions.
2. This product is intended to be used indoors only.
3. Always ensure that the disconnecting plug (power plug) is accessible.
4. This product is intended for vortexing and mixing aqueous solutions in approved test tubes compatible to the speed and power of this unit. Note on Vortexing: use only approved containers with screw-tight or lockable lids.
5. The product is not intended to vortex very dense materials. Do not use materials with a density greater than 1.2g/cm.
6. Observe general laboratory safety precautions and regulations when using this product.
7. Do not attempt to operate with the mixing head attachment removed. Vortexer may become destabilized in operation.
8. The mixing head attachment must always be securely fastened when in operation: Always make certain that the head attachment is seated completely onto the top shaft before operating.
9. Do not use if the Vortexer is damaged.
10. Do not put hands onto or under the mixing head attachment unless the Vortexer is completely stopped.
11. Do not move unit while the Vortexer is in operation.
12. Do not immerse the product in water. Injury due to shock or fire may result.
13. The mixing head attachment must be loaded symmetrically. Operating this unit with an unbalanced load will cause severe vibration and damage, which is not covered by warranty.
14. Do not fill tubes while inserted onto the Vortexer mixing head. Spilled liquid may harm the unit or the user.
15. Close tube lids/caps and confirm that they are completely secure before starting the Vortexer instrument. Open tube lids can be torn off during vortexing and damage the unit. Open lids can cause fluid to be dispersed inside the vortex instrument.
16. Do not insert non-standard tubes or other foreign articles into the Vortexer head.
17. Follow all precautions from the Material Safety Data Sheet (MSDS) for any reagent you use with this instrument.
18. Do not use solvent or flammable liquids near this or other electrical equipment.
19. Do not vortex materials that in combination or alone are flammable, explosive, or corrosive or may cause any other hazard.
20. Do not operate in a hazardous or flammable environment.

21. Do not use any solvent on the unit that may degrade the plastic of the Vortexer main housing or head.
22. Ensure the mixing head is protected from corrosion and mechanical damage. The mixing head must be cleaned with a pH-neutral cleaning liquid.
23. Always work in a manner which endangers neither the user nor any other person.
24. Should the instrument fail to work to specification, immediately stop vortexing. Contact the authorized dealer or the manufacturer if trouble persists.
25. Do not attempt to make contact with the mixing head attachment while unit is running. Doing so may cause the unit to fail and will void the warranty.
26. Only use original manufacturer's mixing head attachment, AC adapters, and any other spare parts.
27. If unit is malfunctioning or needs to be returned, please contact either the authorized dealer or Heathrow Scientific® LLC .
28. Improper use of the Vortexer instrument will void the warranty. If there is a failure during the warranty period, contact Heathrow Scientific® LLC for warranty service.
29. Do not attempt to use units that have not been correctly installed or repaired.
30. Do not attempt to disassemble or modify this product. Any attempt to do so will void the warranty.
31. Store at room temperature in a dry area. Do not expose to sunlight, moisture, or extreme temperatures for prolonged periods of time.
32. Before using any cleaning or decontamination methods please contact Heathrow Scientific® LLC to ensure that the proposed method will not damage the equipment. A pH-neutral cleaning liquid must be used.
33. Vortexer must be unplugged from electrical source before any cleaning or maintenance is performed.



To immediately shut off power to Vortexer device, pull out the AC cord from the lower central back area of the device

Attention: If main electrical power is interrupted, Vortexer device will immediately begin operating if 3-position switch has not been set to **OFF** position when power is restored.

If power is interrupted: 1) Unplug cord from back of device. 2) Set Vortexer switch to **OFF**

Warning!

- Always check for device movement when running in continuous mode. If movement of device is noted, adjust speed accordingly. Different loading of mixing head may result in reaching a resonance frequency whereby the device will move on the work surface/ table top.
- If the unit is not used as recommended by the manufacturer, the overall safety will be impaired.
- Check MSDS, wear required Personal Protective Equipment, and observe all applicable local and national regulations before dispensing and disposing of hazardous samples.
- The laboratory procedure should ensure that no person or hazardous substances are present within a 12" (30cm) zone around the Vortexer instrument when operating.
- This product does not contain bio-seals as per IEC/EN/CSA 61010-2-20 and cannot provide any level of containment in case of a spill or release of toxic, radioactive, or pathogenic micro-organisms thus these materials are not recommended to be used in this product.

Specifications

Product Description/Features: This device is a benchtop laboratory Vortexer with a variable speed control (OFF, and up to approx. **3000 rpm**), capable of vortexing microplates and 6 different tube sizes with the convenience of a single mixing head attachment. This Vortexer has enough flexibility to perform the standard tasks that a vortex mixer is required to perform, plus it has the ability to hold a variety of tubes, containers, and microplates all within one mixing head design.

Supplied Equipment and Spare Parts:

- 1 ea. LLG uniTEXER multi, #6.263 507
EU: 230VAC (220V – 240V, 50-60 Hz, 44 Watts, .4 Amps)
- 1 ea. AC power cord
- 1 ea. mixing head
- 3 additional elastic retention cords
- 3 additional central pads for intermittent mixing area

Technical Features:

Speed range:

From 0 to approximately 3000 rpm - shaking to vortexing

Operation:

- 1) 3-position slider power switch:
 - Top position: Intermittent operation
 - Center position: OFF
 - Bottom position: Continuously ON

- 2) Infinite position rotary speed control for speeds from Off up to approximately 3000 rpm

Dimensions: 6.75" W x 7.5" D x 6" Height of main unit. 7.75" Height with Mixing Head attached. (171mm W x 190mm D x 197mm H)

Weight: 8.66 lbs (3.93 kg) – total Vortexer weight with Mixing Head attached

Orbital Diameter: 3.7mm

Note: Product has a Thermal Protection Device.

Environmental:

For Indoor Use Only

Altitude: up to 2,000 m

Operating Temperature: 2° C to 40° C (35.6° F to 104° F), Max. Humidity 95% Max.

Relative Humidity ≤ 80% non-condensing



This mark is the confirmation that the unit conforms to the EU guidelines and has been tested according to the following EU Declaration of Conformity.



710213

Conforms to:
IEC/EN 61010-1:2010, ed. 3.1, 2017
IEC/EN 61010-2-051, ed. 3, 2016
UL Std. 61010-1, ed. 3, 2016
UL Std. 61010-2-051, ed. 3 (R2016)
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 (R2017)
CAN/CSA C22.6 No. 61010-2-051 (R2016)



This Product is in Compliance with: RoHS 3, PSE Certified Cord (Japan), WEEE

EC Declaration of Conformity

Manufacturer: Heathrow Scientific® LLC, 620 Lakeview Parkway, Vernon Hills, IL 60061 USA

European Contact: Emergo, Europe, Princessegracht 20, 2514AP, The Hague, The Netherlands

Product: Vortexer

Product Model No(s): HS120209, HS120210, HS120212, HS120214, HS120318

This unit has been constructed and conforms to the following:

EMC Standards and Directives:

EN 61326-1:2013 (IEC 61326-1:2012) 2014/35/EU (Low Voltage Directive)

FCC Part 15, Subpart B: 2015 2012/19/EU (WEEE)

ICES-003, Issue 6 2015/863/EU (RoHS3)

Safety Standards:

IEC/EN 61010-1:2010, ed. 3.1, 2017

IEC/EN 61010-2-051, ed. 3, 2016

UL Std. 61010-1, ed. 3, 2016

UL Std. 61010-2-051, ed. 3 (R2016)

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 (R2017)

CAN/CSA C22.6 No. 61010-2-051 (R2016)

Signed:



Gary Kamees

Title: Vice President Product Development/Manufacturing


Location: Vernon Hills, IL

Date of Issue: June 2022



Your Vortexer is supplied with a pop-on mixing head attachment and an AC power cord located in the top corrugated box insert **1** of the product packaging. After you fully unpack your Vortexer from the package and remove the protective plastic bag, install the mixing head attachment (check that it is right side up).


IMPORTANT: YOU MUST PULL OUT INNER FRONT SUPPORT CARD **3** BEFORE REMOVING YOUR HEATHROW SCIENTIFIC® VORTEXER. USE TWO HANDS TO GRASP THE UNIT WHEN LIFTING OUT OF THE BOX. **4**

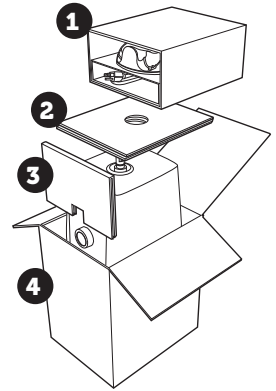

TO INSTALL THE MIXING HEAD ATTACHMENT YOU MUST PRESS DOWN FIRMLY WITH BOTH HANDS UNTIL YOU FEEL THE MIXING HEAD ATTACHMENT SNAP FULLY INTO PLACE.

This will ensure that the mixing head attachment will not come off the Vortexer during operation.

Place the Vortex Mixer on a level, stable surface near the grounded electrical outlet. The surface should be clean and free of dust to ensure that the feet grip the surface firmly. Allow sufficient clearance on all sides of the unit for proper ventilation and usage. With the power switch in the OFF position (central on the vertical 3-position), plug the power cord into the back of the Vortex Mixer.

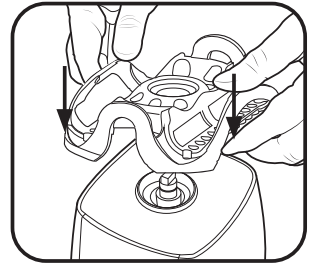


Apply even pressure to ensure the head is secure

Note: On units equipped with a frequency switch (located above the power cord connection on rear) set switch to either 50Hz or 60Hz to match the local power company supply. Turn the speed rotary dial turned all the way to the left- (in the OFF position). Plug the device into a properly grounded outlet.



Power switch in the **OFF** position - center

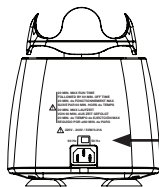

50Hz-60Hz frequency switch location

Back view of Vortexer



To immediately shut off power to Vortexer device, pull out the AC cord from the lower central back area of the device

Modes of Operation:




WARNING: If the Vortexer is used in a manner not specified by Heathrow Scientific, the protection provided by the equipment may be impaired.

Duty Cycle for ALL VERSIONS: Maximum run time of 20 minutes followed by 60 minute OFF time when in Continuous Operation mode.

100V-110V Vortexer: Set power input frequency switch on rear of unit to either 50Hz or 60Hz to match local power company supply.

220V-240V Vortexer: Set power input frequency switch on rear of unit to either 50Hz or 60Hz to match local power company supply.


The rotary speed control dial, located in the lower center of the front panel, has infinite adjustability (**OFF**, and **0 to approx 3000 rpm**). Vortexing speed increases to a maximum of approx. 3,000rpm as the knob is turned clockwise. Before turning on the Vortexer, set the speed dial to **OFF** position (rotate counter-clockwise until the knob stops and a “click” is felt). To begin operation, move the power switch to either the Intermittent (**I**) or (**II**) position and turn the speed control to the desired setting. If the power switch is in the **ON** position, the mixing head will begin moving immediately. If the power switch is in the Intermittent (**I**) position, operation will begin when the rotary speed control dial is rotated clockwise to the maximum speed and an object (test tube) is placed in the center of the mixing head, held at the top of the test tube, and moderate pressure is applied to push down the mixing head. Mixing will cease when the object is removed and pressure is released.

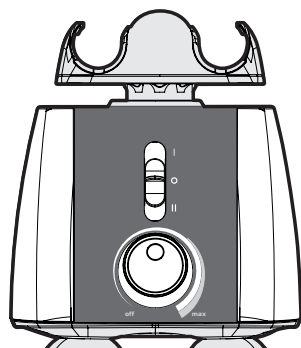

Intermittent - Top position
Continuous - Bottom position


Intermittent/touch mode:

Place the 3-position switch in the Top Intermittent (**I**) position and rotate the speed control dial clockwise to maximum speed. When pressure is released from the mixing head, operation will stop. Intermittent operation will begin when a test tube is pressed down in the center area of the mixing head, while the tube is held firmly at the top.

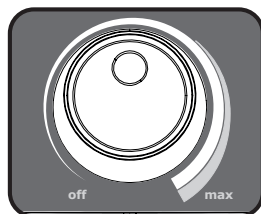


Hands free/continuous on mode:

Place the 3-position switch in the (**II**) (bottom) position and set the rotary speed control as described above. Hands Free mode allows mixing or vortexing of the tubes or microplate and will continue to run until you stop the mixer by placing the 3-position switch to the **OFF** position.

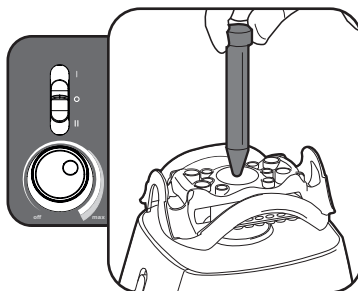

Note: To prevent overheating of the Vortexer during continuous use, there is an internal Temperature Protection Device that will temporarily shut off the device. Once the device cools down, it will be operational again. Please set switch to **OFF** position whenever it is not in operation.

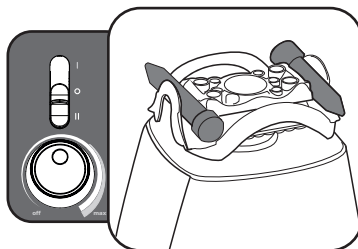

Attention: It is recommended to **NOT** leave the Vortexer unattended while in operation.

OFF mode:


Always place the 3-position switch to the **OFF** position (center) when not in use!




Loading Tubes

The Vortexer mixing head is designed to hold several different tube sizes for hands-free mixing/vortexing.

Caution: Always load onto mixing head so that the tubes are balanced

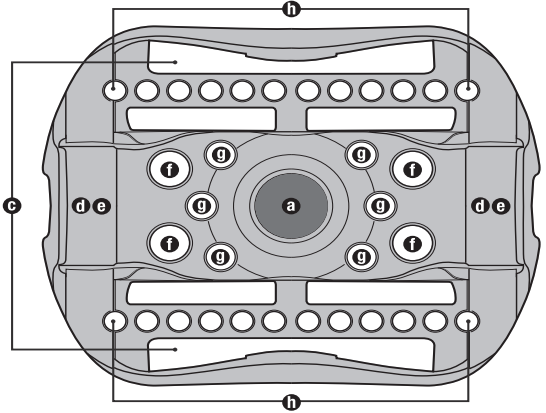



B. Loading of Standard Assay tray (maximum of 1)

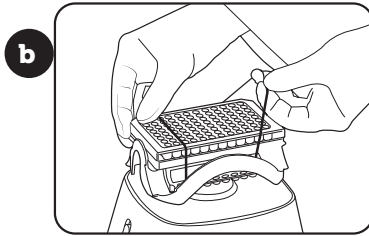

Secure Assay tray with supplied elastic retention cord


C. Loading of 50ml tubes (maximum of 2)

Note: Two retention cords should be used to secure 50 mL tubes

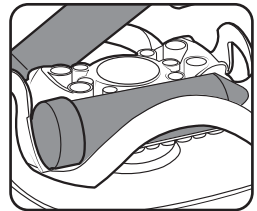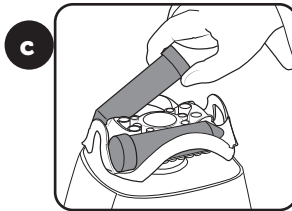


50 mL tube caps nest securely in debossed area of head


D. Loading of 15 mL tubes (maximum of 2)

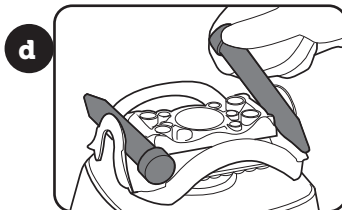


E. Loading of 5 mL tubes
(maximum of 2)

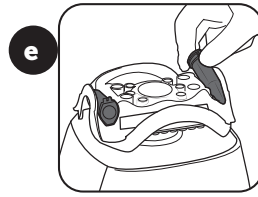


F. Loading of 1.5/2 mL tubes
(maximum of 4)

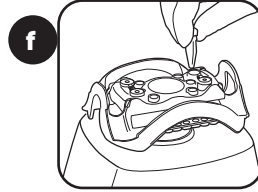

G. Loading of .5 mL tubes
(maximum of 6)

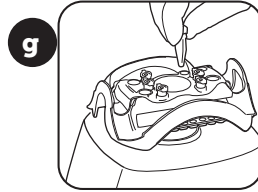

H. Loading of .2 mL tubes
(2 tube strips - maximum of 24)

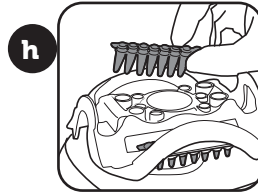


Vortexer head removal

In the event of a cleaning being needed for the Vortexer, please follow the sequence of removal for the mixing head.


Turn the power **OFF** by placing the 3-position switch into the **OFF** (center) position.

Grasp the installed mixing head attachment with two hands and pull straight up until it releases from the shaft. A technique of lifting the attachment with your fingertips while using your knuckles as a fulcrum will give you the leverage to remove the installed attachment component smoothly. Once Vortexer is cleaned, reinstall the mixing head per instructions.


Place switch in the **OFF** position

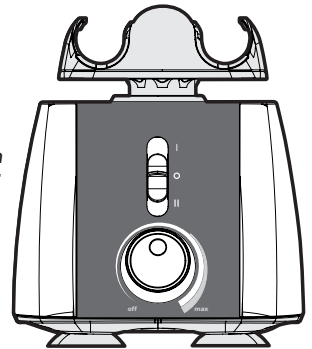

Pull straight up

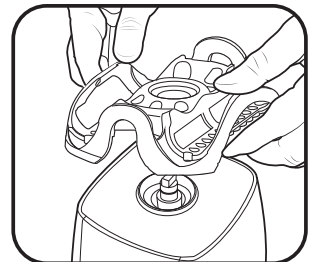

Vortexer elastic cord positioning

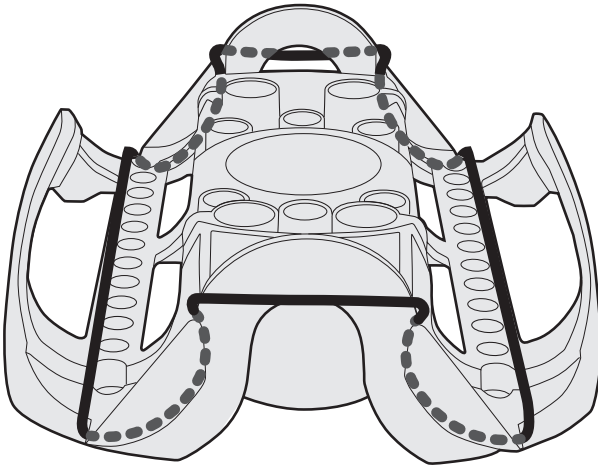

Care and Handling

Your Vortexer should be given the care normally required for any electrical appliance. Avoid wetting or unnecessary exposure to fumes. The finish can be washed with water (after unplugging) and mild soap or detergents, using a soft cloth or sponge. Avoid exposing any electrical components of the Vortexer instrument to water, cleaning agents, or other liquid! Keep the unit clean by immediately blotting any spills.

CAUTION! Unplug from power before cleaning. Do not immerse. Avoid getting any liquid into the Vortexer housing.

Disposal Responsibilities:

The equipment you purchased may contain hazardous substances that could impact the environment. Per regulations on electronic devices in the European Community, you must use the appropriate disposal systems to avoid exposure of these substances to the environment. The disposal systems will reuse or recycle hazardous materials from your equipment responsibly.



The crossed-out wheeled bin symbol invites you to use those systems.

If you need more information on the collection, reuse and recycling systems, please contact your local or regional waste administration. You can also contact us for more information on the environmental performance of our products.

Product Return Information

Important:

Transporting hazardous materials without a permit is a violation of federal law.

Heathrow Scientific® LLC will not accept any product return that is not appropriately cleaned and decontaminated. In the unlikely event of damage to the unit necessitates return, contact Heathrow Scientific® LLC and obtain return authorization before sending your product for service.

Warranty

IN NO EVENT WILL HEATHROW SCIENTIFIC® LLC'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

Limited Warranty

Heathrow Scientific® LLC warrants that Vortexer will be free from defects in workmanship and material for 5 years from the date of purchase.

If you believe that there is a defect in the product, you must, during the warranty period, notify Heathrow Scientific® LLC, provide proof of purchase, and return the product to Heathrow Scientific® LLC with a Return Authorization form. To obtain a Return Authorization form, please call 1-847-816-5070.

If Heathrow Scientific® LLC is properly notified and, after inspection, confirms that there is a defect and the warranty period has not expired, Heathrow Scientific® LLC will repair, modify, or replace the product, at its sole option, at no charge.

OTHER THAN THIS LIMITED WARRANTY, HEATHROW SCIENTIFIC® LLC MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE QUALITY OR PERFORMANCE OF THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. HEATHROW SCIENTIFIC® LLC WILL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY LOSS OF USE, LOSS OF PROFITS, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

ANY DEFECT OR DAMAGE CAUSED BY IMPROPER OR UNREASONABLE USE OF THE PRODUCT. (HEATHROW SCIENTIFIC® LLC VORTEXER IS DESIGNED FOR USE ONLY BY TRAINED LABORATORY TECHNICIANS. USE BY ANYONE ELSE WILL VOID THIS WARRANTY.)

ANY PRODUCT THAT HAS BEEN, IN HEATHROW SCIENTIFIC® LLC'S SOLE JUDGEMENT, TAMPERED WITH, ALTERED, OR REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN HEATHROW SCIENTIFIC® LLC.


ANY PRODUCT THAT IS INOPERATIVE BECAUSE OF: (a) WEAR OCCASIONED BY USE, (b) NEGLIGENCE, (c) ACCIDENT, (d) INCORRECT MAINTENANCE, OR (e) USE UNDER ABNORMAL CONDITIONS OF TEMPERATURE, DIRT OR CORROSION, OR USE WITH ABRASIVE OR CORROSIVE MATERIALS.

ACCESSORY PARTS, SUCH AS RUBBER AND PLASTIC PARTS THAT ARE DAMAGED BY LIQUIDS OR MISUSE.

Mezclador Vortex

Máxima conveniencia
para usos múltiples

Manual de instrucciones

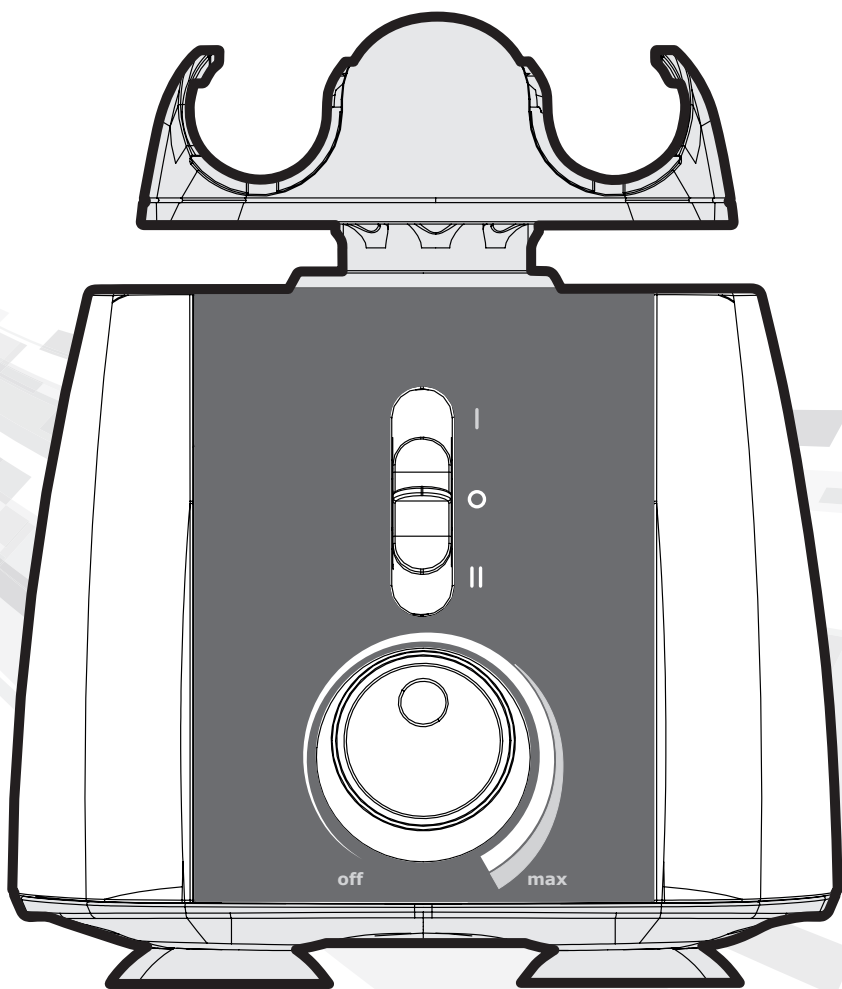



Para apagar de inmediato el suministro de energía al dispositivo Vortexer, desconecte el cable de CA que se encuentra atrás del dispositivo.

Gracias por comprar el Vortexer de uniTEXTER multi.

Precauciones de seguridad

El instrumento Vortexer está diseñado para uso general en laboratorio. Este manual de instrucciones no cubre todos los riesgos de seguridad. Es responsabilidad del usuario consultar y cumplir con todas las precauciones de salud y seguridad y evaluar la idoneidad del instrumento para realizar la tarea.

Precaución

Antes de encender el Vortexer por primera vez, lea con atención este manual de instrucciones. Este manual contiene información importante, salvaguardias e instrucciones de funcionamiento.

1. Nunca utilice este producto de alguna forma que sea incompatible con estas instrucciones.
2. Este producto está diseñado para ser utilizado solamente en espacios interiores.
3. Siempre asegúrese de que el enchufe de desconexión (enchufe de alimentación) sea accesible.
4. Este producto está diseñado para vórtice y mezclar soluciones acuosas en tubos de ensayo aprobados compatibles con la velocidad y potencia de esta unidad. Nota sobre el vórtice: utilice únicamente recipientes aprobados con tapas atornilladas o con cerradura.
5. El producto no está diseñado para agitar materiales muy densos. No utilice materiales con una densidad superior a 1,2 g/cm.
6. Siga las indicaciones y reglamentaciones de seguridad generales de laboratorio cuando utilice este producto.
7. No intente hacerlo funcionar sin el cabezal de mezcla. El Vortexer se podría desestabilizar mientras funciona.
8. El cabezal de mezcla debe estar siempre bien sujeto cuando está en funcionamiento: siempre asegúrese de que el cabezal esté asentado completamente en el eje superior antes de ponerlo en funcionamiento.
9. No utilice el Vortexer si está dañado.
10. No ponga las manos sobre el cabezal de mezcla o debajo de este, a menos que el Vortexer esté completamente detenido.
11. No mueva la unidad mientras el Vortexer está en funcionamiento.
12. No sumerja el producto en agua. Puede causar lesiones por choque o incendio.
13. El cabezal de mezcla debe cargarse de forma simétrica. El uso de esta unidad con una carga no equilibrada generará vibraciones y daños graves que no estarán cubiertos por la garantía.
14. No llene los tubos mientras están insertados en el cabezal de mezcla del Vortexer. Si se derrama líquido se puede dañar la unidad o el usuario.
15. Cierre las tapas/taponos del tubo y confirme que están completamente seguras antes de iniciar el instrumento Vortexer. Las tapas abiertas del tubo se pueden arrancar durante el vórtice y dañar la unidad. Las tapas abiertas pueden hacer que el líquido se disperse dentro del instrumento de vórtice.
16. No coloque tubos que no sean estándar u otros artículos extraños en el cabezal del Vortexer.
17. Siga todas las precauciones de la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para cualquier reactivo que utilice con este instrumento.
18. No utilice líquidos solventes o inflamables cerca de este u otros equipos eléctricos.

19. No agite materiales que en combinación o solos sean inflamables, explosivos o corrosivos, o puedan causar cualquier otro peligro.
20. No lo ponga en funcionamiento en un entorno peligroso o inflamable.
21. No utilice ningún solvente en la unidad que pueda degradar el plástico de la carcasa principal del Vortexer o el cabezal.
22. Asegúrese de que el cabezal de mezcla esté protegido contra la corrosión y los daños mecánicos. El cabezal de mezcla se debe limpiar con un líquido de limpieza con pH neutro.
23. Siempre trabaje de manera que no ponga en peligro al usuario ni a ninguna otra persona.
24. En caso de que el instrumento no funcione según las especificaciones, detenga el agitador de inmediato. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado o el fabricante si el problema persiste.
25. No intente tocar el cabezal de mezcla mientras la unidad está en funcionamiento. Si lo hace, puede hacer que la unidad falle y se anulará la garantía.
26. Utilice solo el cabezal de mezcla, los adaptadores de CA y cualquier otra pieza de repuesto original del fabricante.
27. Si la unidad no funciona correctamente o tiene que ser devuelta, póngase en contacto con el distribuidor autorizado o con Heathrow Scientific® LLC.
28. El uso indebido del instrumento Vortexer anulará la garantía Si se produce alguna falla durante el período de garantía, póngase en contacto con Heathrow Scientific® LLC para acceder al servicio de garantía.
29. No intente utilizar unidades que no se hayan instalado o reparado correctamente.
30. No intente desmontar ni modificar este producto. Cualquier intento de hacerlo anulará la garantía.
31. Guarde a temperatura ambiente en un lugar seco. No exponga a la luz solar, la humedad o temperaturas extremas durante períodos prolongados de tiempo.
32. Antes de utilizar cualquier método de limpieza o descontaminación, póngase en contacto con Heathrow Scientific® LLC para asegurar que el método propuesto no dañará al equipo. Debe usarse un líquido de limpieza con pH neutro.
33. El Vortexer debe desconectarse de la fuente de alimentación eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.



Para apagar de inmediato el suministro de energía al dispositivo Vortexer, desconecte el cable de CA que se encuentra atrás del dispositivo.

Atención: si se corta el suministro de energía eléctrica principal, el dispositivo Vortexer comenzará a funcionar de inmediato si el interruptor de 3 posiciones no se puso en **OFF** (apagado) cuando se recupera el suministro de energía.

Si la alimentación de energía se interrumpe: 1) Desconecte el cable de la parte posterior del dispositivo. 2) Ponga el interruptor del Vortexer en la posición **OFF** (apagado).

¡Advertencia!

- Siempre revise el movimiento del dispositivo cuando se ejecuta en modo continuo. Si se observa movimiento del dispositivo, ajuste la velocidad en consecuencia. La carga diferente del cabezal de mezcla puede resultar en alcanzar una frecuencia de resonancia por la que el dispositivo se moverá en la superficie de trabajo / tablero de mesa.
- Si la unidad no se utiliza según las recomendaciones del fabricante, se verá afectada la seguridad general.
- Revise la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales, use el equipo de protección personal requerido y cumpla con todas las reglamentaciones locales y nacionales vigentes antes de dispensar y eliminar muestras peligrosas.
- El procedimiento de laboratorio debe asegurar que no haya ninguna persona ni ninguna sustancia peligrosa dentro de un radio de 12" (30 cm) del instrumento Vortexer cuando está funcionando.
- Este producto no contiene biosellos de conformidad con IEC/EN/CSA 61010-2-20 y no puede proporcionar ningún nivel de contención en caso de derrame o liberación de microorganismos tóxicos, radiactivos o patógenos, por lo tanto no se recomienda utilizar estos materiales en este producto.

Especificaciones

Descripción del producto/Características: Gracias por comprar el Vortexer de Heathrow Scientific. Este dispositivo es un Vortexer de laboratorio de sobremesa con un control de velocidad variable (**APAGADO, y hasta aprox. 3000 rpm**), capaz de vórtice de microplacas y seis (6) tamaños de tubo diferentes con la comodidad de un solo accesorio de cabezal de mezcla. Este Vortexer tiene suficiente flexibilidad para realizar las tareas estándar que un mezclador de vórtice, además de que tiene la capacidad de sostener una variedad de tubos, contenedores, y microplacas todo dentro de un diseño de cabezal de mezcla.

Equipos Suministrados y Piezas de Repuesto:

- 1 c/u LLG uniTEXER multi, #6.263 507
EU: 230VAC (220V – 240V, 50-60 Hz, 44 Watts, .4 Amps)
- 1 c/u Cable de alimentación de AC
- 1 c/u cabezal de mezcla
- 3 adicionales cuerdas elásticas de retención
- 3 cojinetes centrales adicionales para el área de mezcla intermitente

Características técnicas:

Rango de velocidad:

De 0 a aproximadamente 3000 rpm - agitando al vórtice

Operación:

1) Interruptor de encendido del deslizador de 3-posiciones:

Posición superior: Operación intermitente

Posición central: APAGADO

Posición inferior: Continuamente PRENDIDO

2) Control de velocidad rotativa de posición infinita para velocidades desde apagado hasta aproximadamente 3000 rpm

Dimensiones: 6.75" A x 7.5" D x 6" Altura de unidad principal. 7.75" Altura con cabezal mezcla instalada. (171 mm A x 190 mm D x 197 mm A)

Peso: 8.66 lbs – peso total del Vortexer con cabezal de mezcla instalada (3.93 kg)

Diámetro orbital: 3,7 mm

Eléctrico: Consulte los números de pieza de HS listados anteriormente.

Nota: El producto tiene un Dispositivo de Protección Térmica.

Medioambiental:

Sólo para uso en interiores

Altitud: hasta 2,000 m

Temperatura de Operación: 2° C a 40° C (35.6° F a 104°F), Máx. Humedad 95%

Máx. Humedad Relativa: ≤ 80% sin-condensación



Esta marca es la confirmación de que la unidad cumple con las directivas de la UE y ha sido probada de acuerdo con la siguiente Declaración de conformidad de la UE.

RoHS3



710213

Cumple con:

IEC/EN 61010-1:2010, ed. 3.1, 2017

IEC/EN 61010-2-051, ed. 3, 2016

UL Std. 61010-1, ed. 3, 2016

UL Std. 61010-2-051, ed. 3 (R2016)

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 (R2017)

CAN/CSA C22.6 No. 61010-2-051 (R2016)



Este producto cumple con: RoHS 3, Cable PSE Certificado (Japón), WEEE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Fabricante: Heathrow Scientific® LLC, 620 Lakeview Parkway, Vernon Hills, IL 60061 USA

Contacto Europeo: Emergo, Europe, Princessegracht 20, 2514AP, The Hague, The Netherlands

Modelo: Vortexer

Número de modelo: HS120209, HS120210, HS120212, HS120214, HS120318

Esta unidad ha sido construida y cumple con las siguientes normas:

Normas de compatibilidad electromagnética:

EN 61326-1:2013 (IEC 61326-1:2012) 2014/35/EU (Low Voltage Directive)

FCC Part 15, Subpart B: 2015 2012/19/EU (WEEE)

ICES-003, Issue 6 2015/863/EU (RoHS3)

Normas de seguridad:

IEC/EN 61010-1:2010, ed. 3.1, 2017

IEC/EN 61010-2-051, ed. 3, 2016

UL Std. 61010-1, ed. 3, 2016

UL Std. 61010-2-051, ed. 3 (R2016)

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 (R2017)

CAN/CSA C22.6 No. 61010-2-051 (R2016)

Firmado:



Gary Kamees


Título: Vice President Product Development/Manufacturing

Domicilio: Vernon Hills, IL

Fecha de emisión: Junio 2022



El Vortexer viene con un cabezal de mezcla removible y un cable de alimentación de CA que se encuentran en el compartimiento ① superior de la caja de cartón corrugado del envase del producto. Después de desembalar por completo el Vortexer del envase y quitar la bolsa de plástico de protección, instale el cabezal de mezcla (compruebe que esté boca arriba).

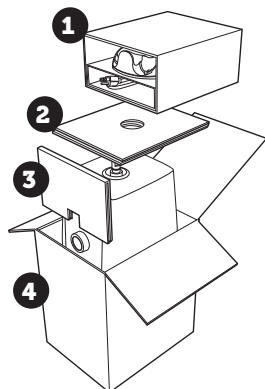


IMPORTANTE: DEBE TIRAR DEL CARTÓN DE SOPORTE INTERNO ③ FRONTAL ANTES DE SACAR EL VORTEXER DE HEATHROW SCIENTIFIC®. USE LAS DOS MANOS PARA TOMAR LA UNIDAD CUANDO LA SAQUE DE LA CAJA. ④

PARA INSTALAR EL CABEZAL DE MEZCLA DEBE PRESIONAR HACIA ABAJO FIRMEMENTE CON LAS DOS MANOS HASTA SENTIR QUE ENCAJA EN SU LUGAR.

Esto asegurará que el cabezal de mezcla no se salga del Vortexer durante el funcionamiento.

Coloque el agitador vórtex en una superficie plana y estable, cerca de la toma de corriente eléctrica con conexión a tierra. La superficie debe estar limpia y sin polvo para asegurar que las patas se agarren bien a la superficie. Deje suficiente espacio libre en todos los lados de la unidad para una ventilación y un uso apropiados.

Con el interruptor en la posición **OFF** (apagado) (posición central en el interruptor vertical de 3 posiciones), enchufe el cable de alimentación que se encuentra en la parte posterior.

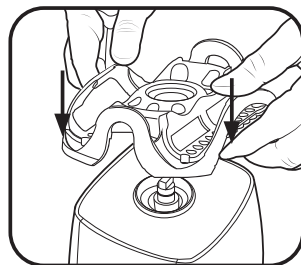


Aplice una presión uniforme para asegurar que el cabezal quede trabado en su lugar

Nota: En las unidades equipadas con un interruptor de frecuencia (situado por encima de la conexión del cable de alimentación en la parte posterior) ajuste el interruptor de ajuste a 50Hz o 60Hz para que coincida con la fuente de alimentación local. Gire la perilla de la velocidad totalmente hacia la izquierda (a la posición OFF [apagado]). Enchufe el dispositivo a un toma de tierra adecuado.




Interruptor de alimentación en la posición **OFF** (apagado) - centro

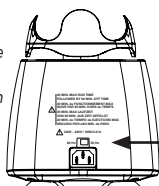

Ubicación del interruptor de frecuencia de 50Hz-60Hz

Vista posterior de Vortexer

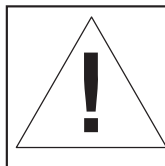

Para apagar de inmediato el suministro de energía al dispositivo Vortexer, desconecte el cable de CA que se encuentra atrás del dispositivo.

Modos de funcionamiento:




¡Advertencia! Si el Vortexer se utiliza de una manera no especificada por Heathrow Scientific, la protección proporcionada por el equipo puede verse afectada.

Ciclo de trabajo para TODAS LAS VERSIONES: Tiempo máximo de ejecución de 20 minutos seguido por 60 minutos de tiempo APAGADO cuando en el modo de Operación Continuo.


Vortexer de 100V-110V: Ajuste el interruptor de frecuencia de entrada de energía en la parte trasera de la unidad a 50Hz o 60Hz para que coincida con la fuente de alimentación local.

Vortexer de 220V-240V: Ajuste el interruptor de frecuencia de entrada de energía en la parte trasera de la unidad a 50Hz o 60Hz para que coincida con la fuente de alimentación local.

La perilla de control de velocidad giratorio, situado en el centro inferior del panel frontal, tiene una capacidad de ajuste infinita (**APAGADO**) y de **0 a aprox. 3000 rpm**). La velocidad de vórtice aumenta a un máximo de aprox. 3.000 rpm a medida que la perilla se gira en el sentido de las agujas del reloj. Antes de encender el Vortexer, ajuste la perilla de velocidad a la posición **APAGADA** (gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la perilla se detenga y se sienta un “clic”). Para comenzar a funcionar, mueva el interruptor de encendido a la posición intermitente tocar **(I) o (II)** y gire el control de velocidad a la velocidad deseada. Si el interruptor de encendido está en la posición **PRENDIDA**, el cabezal de mezcla comenzará a moverse inmediatamente. Si el interruptor de alimentación está en la posición Intermitente **(I)**, la operación comenzará cuando la perilla de control de velocidad giratorio gire en el sentido de las agujas del reloj a la velocidad máxima y se coloque un objeto (tubo de prueba) en el centro del cabezal de mezcla, que se mantiene en la parte superior del tubo de ensayo , y se aplica una presión moderada para empujar hacia abajo el cabezal de mezcla. La mezcla cesará cuando se retire el objeto y se libere la presión.

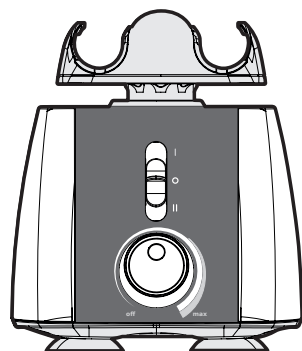


Intermitente - Posición superior
Continuo - Posición inferior

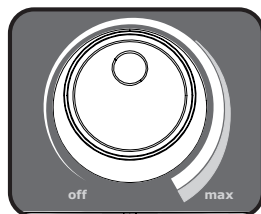


Modo intermitente/por contacto:

Coloque el interruptor de 3-posiciones en la posición Intermitente Superior **(I)** y gire la perilla de control de velocidad en el sentido de las agujas del reloj a la velocidad máxima. Cuando la presión proviene del cabezal de mezcla, la operación se detendrá. La operación intermitente comenzará cuando se presione un tubo de ensayo en el área central del cabezal de mezcla, liberado mientras el tubo se mantiene firmemente en la parte superior.

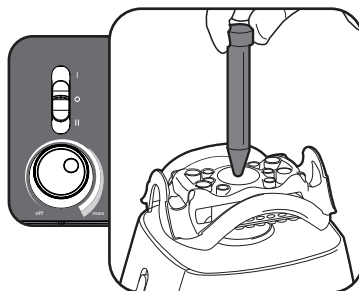

Modo manos libres/encendido continuo:

Coloque el interruptor de 3-posiciones en la posición **(II)** (abajo) y ajuste el control de velocidad giratorio como se describió arriba. El modo Manos Libres permite mezclar o vórtice de los tubos o microplacas y continuará funcionando hasta que pare el mezclador colocando el interruptor de 3- posiciones en la posición **APAGADA**.

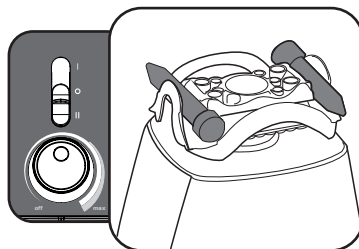

Nota: Para prevenir el sobrecalentamiento del Vortexer durante el uso continuo, hay un Dispositivo interno de Protección de Temperatura que apagará temporalmente el dispositivo. Una vez que el dispositivo se enfríe, volverá a ser operativo. Por favor, ajuste el interruptor a la posición **APAGADA** siempre que no esté en funcionamiento.

Atención: se recomienda **NO** dejar el Vortexer sin supervisión mientras está funcionando.

Modo OFF (apagado):



Siempre ponga el interruptor de 3 posiciones en la posición **OFF** ([apagado] centro) cuando el instrumento no está en uso.




Tubos de carga

El cabezal de mezcla del Vortexer está diseñado para sostener varios tamaños de tubos diferentes para mezclar/agitar sin usar las manos.

Precaución: cargue siempre sobre el cabezal de mezcla de modo que los tubos queden equilibrados

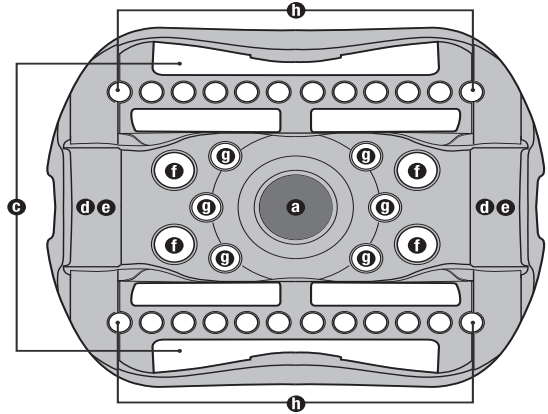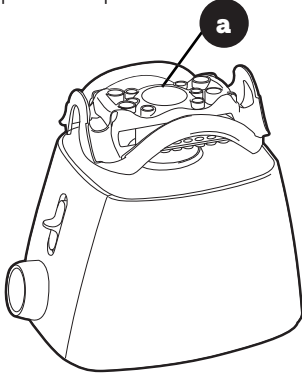



B. Carga de la bandeja de ensayo estándar (máximo de 1)

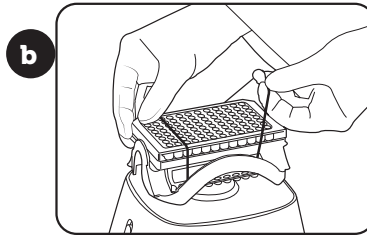

Asegure la bandeja de ensayo con el cordón elástico suministrado acoplado al cabezal de mezcla


C. Carga de tubos de 50 ml (máximo de 2)

Nota: Dos cable de retención debe ser usado para asegurar tubos de 50 ml

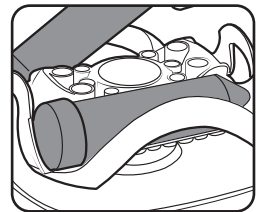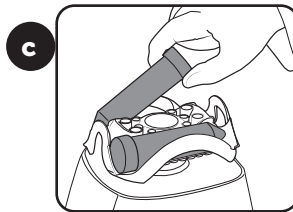


Las tapas de tubos de 50 ml encajan en el área grabada del cabezal


D. Carga de tubos de 15 ml (máximo de 2)

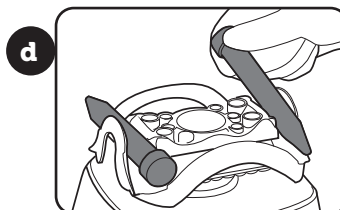


E. Carga de tubos de 5 ml
(máximo de 2)

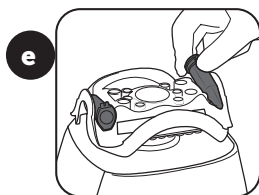


F. Carga de tubos de 1,5/2 ml
(máximo de 4)

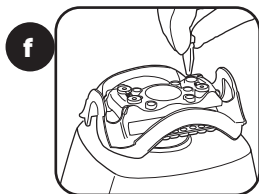

G. Carga de tubos de 0,5 ml
(máximo de 6)

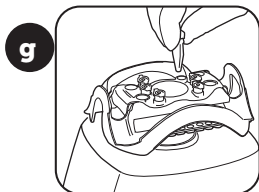

H. Carga de tubos de 0,2 ml
(2 tiras de tubos, máximo de 24)

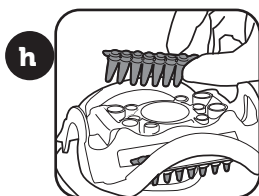


Cómo sacar el cabezal del Vortexer

Cuando sea necesario limpiar el Vortexer, siga los pasos para extraer el cabezal de mezcla.


Apague el suministro eléctrico poniendo el interruptor de 3 posiciones en la posición **OFF** (apagado, centro).

Agarre el cabezal de mezcla instalado con las dos manos y tire hacia arriba hasta que salga del eje. Si levanta el cabezal con la punta de los dedos y usa los nudillos como punto de apoyo podrá hacer palanca para extraer el componente accesorio instalado sin problemas. Cuando termine de limpiar el Vortexer, vuelva a instalar el cabezal de mezcla según las instrucciones.


Ponga el interruptor en la posición **OFF** (apagado)

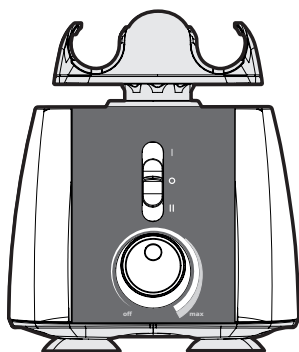

Tire hacia arriba

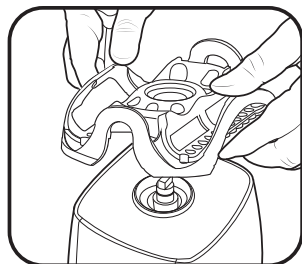

Vortexer posicionamiento de cable elástico

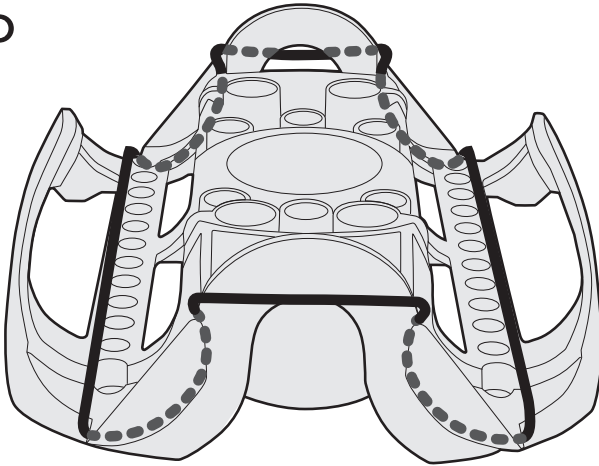

Cuidado y manipulación

El Vortexer debe cuidarse como se hace con cualquier otro aparato eléctrico. Evite mojarlo o exponerlo innecesariamente a vapores. El acabado se puede lavar con agua (desenchufado) y jabón o detergentes, con un paño suave o una esponja. ¡Evite exponer los componentes eléctricos del instrumento Vortexer al agua, productos de limpieza u otros líquidos! Mantenga la unidad limpia secando de inmediato cuando algo se derrame.

PRECAUCIÓN Desenchufe del suministro de energía eléctrica antes de limpiar. No lo sumerja. Evite que entre cualquier tipo de líquido en la carcasa del Vortexer.

Eliminación:

El equipo que ha adquirido puede contener sustancias peligrosas que podrían afectar el medio ambiente. Según las reglamentaciones sobre dispositivos electrónicos en la Comunidad Europea, debe utilizar los sistemas de eliminación adecuados para evitar la exposición de estas sustancias en el medio ambiente. Los sistemas de eliminación reutilizarán o reciclarán los materiales peligrosos de su equipo de manera responsable.



El contenedor con ruedas tachado lo invita a utilizar esos sistemas.

Si necesita más información sobre los sistemas de recogida, reutilización y reciclaje, póngase en contacto con la administración de residuos local o regional. También puede ponerse en contacto con nosotros para obtener más información sobre el desempeño ambiental de nuestros productos.

Información sobre la devolución del producto

Importante:

El transporte de materiales peligrosos sin permiso es una violación de la ley federal.

Heathrow Scientific® LLC no aceptará ninguna devolución de productos que no estén adecuadamente limpios y descontaminados. En el caso poco probable de que los daños a la unidad justifiquen su devolución, póngase en contacto con Heathrow Scientific® LLC y pida la autorización de devolución antes de enviar su producto al servicio técnico.

Garantía

LA OBLIGACIÓN DE HEATHROW SCIENTIFIC® LLC EN VIRTUD DE LA PRESENTE GARANTÍA NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DEL PRODUCTO.

Garantía limitada

Heathrow Scientific® LLC garantiza que el Vortexer no tendrá defectos de materiales y fabricación durante 5 años a partir de la fecha de compra.

Si cree que hay un defecto en el producto, debe, durante el período de garantía, notificar a Heathrow Scientific® LLC, facilitar una prueba de su compra y devolver el producto a Heathrow Scientific® LLC con un formulario de Autorización de devolución. Para obtener un formulario de Autorización de devolución, llame al 1-847-816-5070.

Si Heathrow Scientific® LLC es notificada correctamente y, después de una inspección, se confirma que hay un defecto y el período de garantía no ha expirado, Heathrow Scientific® LLC reparará, modificará o reemplazará el producto, según decida, sin cargo alguno.

ADEMÁS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, HEATHROW SCIENTIFIC® LLC NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA NI IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA CALIDAD O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR QUE AQUÍ SE RECHAZAN Y EXCLUYEN. HEATHROW SCIENTIFIC® LLC NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA POR EL USO, PÉRDIDA DE GANANCIAS, DAÑOS EMERGENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

NINGÚN DEFECTO O DAÑO CAUSADOS POR EL USO INAPROPIADO O IRRAZONABLE DEL PRODUCTO. (EL VORTEXER DE HEATHROW SCIENTIFIC® LLC ESTÁ DISEÑADO PARA USO EXCLUSIVO POR TÉCNICOS DE LABORATORIO CAPACITADOS. SU USO POR CUALQUIER OTRA PERSONA ANULARÁ ESTA GARANTÍA.)

CUALQUIER PRODUCTO QUE HAYA SIDO, A ÚNICO Y ABSOLUTO JUICIO DE HEATHROW SCIENTIFIC® LLC, MANIPULADO, ALTERADO O REPARADO POR PERSONAS AJENAS A HEATHROW SCIENTIFIC® LLC.


CUALQUIER PRODUCTO QUE NO FUNCIONA DEBIDO A: (a) EL DESGASTE OCASIONADO POR USO, (b) NEGLIGENCIA, (c) ACCIDENTE, (d) MANTENIMIENTO INCORRECTO O (e) USO EN CONDICIONES ANORMALES DE TEMPERATURA, SUCIEDAD, CORROSIÓN O USO CON MATERIALES ABRASIVOS O CORROSIVOS.

LOS ACCESORIOS, COMO LAS PIEZAS DE GOMA Y PLÁSTICO, QUE ESTÉN DAÑADAS POR LÍQUIDOS O POR EL MAL USO.

Mélangeur de Vortex

Multifonction,
maximum de confort

Manuel d'instructions

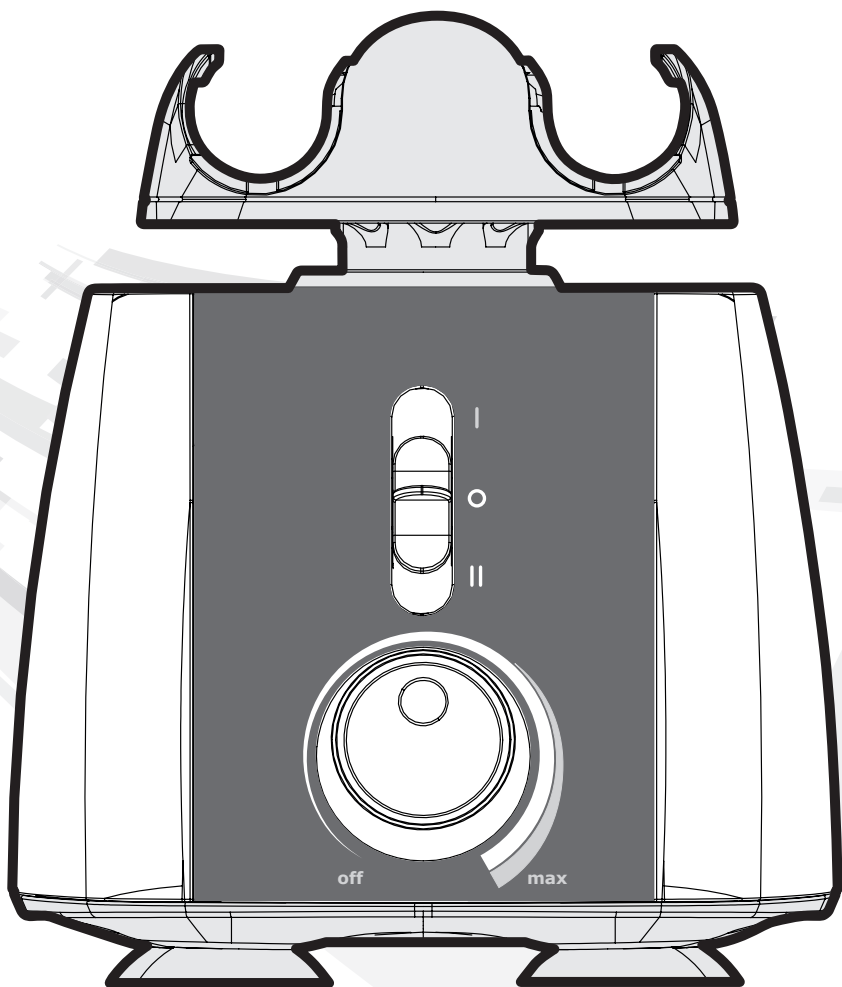



Pour couper immédiatement l'alimentation au dispositif Vortexer, tirer le câble d'alimentation CA à l'arrière de l'appareil

Merci d'avoir acheté le Vortexer uniTEXTER multi.

Mesures de sécurité

Votre instrument Vortexer a été conçu pour une utilisation générale en laboratoire. Le présent manuel d'instructions ne peut traiter de toutes les questions liées aux risques pour la sécurité. Par conséquent, il incombe à l'utilisateur de consulter et de respecter toutes les mesures de sécurité et de santé, mais aussi d'évaluer la capacité de l'instrument à effectuer la tâche.

Avertissement !

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant le démarrage initial du Vortexer. Ce manuel contient des informations, des garanties et des instructions d'utilisation importantes.

1. Ne jamais utiliser ce produit de toute manière qui soit incompatible avec les instructions suivantes.
2. Ce produit doit être utilisé à l'intérieur.
3. Veillez toujours à ce que la prise de déconnexion (prise d'alimentation) soit accessible.
4. Ce produit est destiné à l'agitation au vortex et au mélange des solutions aqueuses dans des tubes à essai approuvés, qui sont compatibles avec la vitesse et la puissance de cette unité. Remarque sur l'agitation au vortex: utilisez uniquement des récipients approuvés, avec des couvercles vissés ou verrouillables.
5. Le produit n'est pas prévu pour le mélange des matériaux très denses. Ne pas utiliser les matériaux dont la densité est supérieure à 1,2 g/cm.
6. Respecter les mesures de sécurité et les réglementations générales de laboratoire pendant l'utilisation de ce produit.
7. Ne pas essayer d'utiliser le produit lorsque la tête de mélange est enlevée. La déstabilisation du Vortexer peut survenir pendant son utilisation.
8. La tête de mélange doit toujours être bien fixée pendant l'utilisation du produit : Toujours s'assurer que la tête est bien montée sur l'arbre supérieur avant la mise en marche du produit.
9. Ne pas utiliser si le Vortexer est endommagé.
10. Avant de placer les mains au dessus ou en dessous de la tête de mélange, s'assurer que le Vortexer est complètement arrêté.
11. Ne pas déplacer l'unité lorsque le Vortexer est en marche.
12. Ne pas immerger le produit dans de l'eau. Tout choc ou incendie peut causer des blessures.
13. La tête de mélange doit être chargée symétriquement. L'utilisation de cette unité avec une charge déséquilibrée peut causer de graves vibrations et dégâts non couverts par la garantie.
14. Ne pas remplir les tubes lorsqu'ils sont insérés dans la tête de mélange du Vortexer. Le déversement de liquide peut endommager l'unité ou nuire l'utilisateur.
15. Fermez les couvercles/bouchons des tubes et confirmez qu'ils sont complètement sécurisés avant de démarrer l'instrument à vortex. Les couvercles ouverts des tubes peuvent être arrachés pendant l'agitation au vortex et peuvent endommager l'unité. Les couvercles ouverts peuvent provoquer la dispersion du fluide à l'intérieur du vortex.
16. Ne pas insérer des tubes non conformes ou tout autre article étranger dans la tête du Vortexer.
17. Suivre toutes les mesures de précaution indiquées sur la fiche signalétique (FS) pour chaque réactif utilisé avec l'instrument.
18. Ne pas utiliser de dissolvant ou de liquide inflammable à proximité de cet équipement ou de tout autre équipement électrique.

19. Ne pas mélanger au vortex les matériaux qui seuls ou en combinaison avec d'autres produits sont inflammables, explosifs ou corrosifs ou qui peuvent constituer un danger.
20. Ne pas utiliser le produit dans un environnement dangereux ou inflammable.
21. Ne pas utiliser sur l'unité un dissolvant qui pourrait endommager le plastique du principal boîtier ou de la tête du Vortexer.
22. S'assurer que la tête de mélange est protégée contre la corrosion ou des dégradations mécaniques. La tête de mélange doit être nettoyée à l'aide d'un liquide de nettoyage à pH neutre.
23. Toujours travailler de manière à ne pas compromettre la sécurité de l'utilisateur ou d'une toute autre personne.
24. Arrêter immédiatement le mélange si l'instrument ne fonctionne pas suivant les spécifications. Contacter le revendeur agréé ou le fabricant si le problème persiste.
25. Ne pas essayer de toucher la tête de mélange lorsque l'unité est en marche. Une telle action pourrait favoriser la défaillance de l'unité et annuler la garantie.
26. Utiliser uniquement la tête de mélange, les adaptateurs CA et toute autre pièce de rechange d'origine et fournis par le fabricant.
27. Si l'unité ne fonctionne pas correctement ou si elle doit être retournée, veuillez contacter le revendeur agréé ou Heathrow Scientific® LLC.
28. La mauvaise utilisation du Vortexer conduira à l'annulation de la garantie. En cas de défaillance pendant la période de garantie, contacter Heathrow Scientific® LLC pour le service de garantie.
29. Ne pas essayer d'utiliser les unités qui ne sont pas bien installées ou réparées.
30. Ne pas essayer de démonter ou de modifier ce produit.
31. Garder à température ambiante, dans un endroit sec. Ne pas exposer au soleil, à la moisissure ou à des températures extrêmes pendant de longues périodes.
32. Avant d'utiliser une quelconque méthode de nettoyage ou de décontamination, bien vouloir contacter Heathrow Scientific® LLC afin de vous assurer que la méthode proposée n'endommagera pas l'équipement. Une liquide de nettoyage à pH neutre doit être utilisé.
33. Le Vortexer doit être débranché de toute source électrique avant le nettoyage ou l'entretien.



Pour couper immédiatement l'alimentation du dispositif Vortexer, tirer le câble d'alimentation CA à l'arrière de l'appareil

Attention : En cas d'interruption de la principale alimentation électrique, le Vortexer se met immédiatement en marche si l'interrupteur à 3 positions n'a pas été réglé sur **OFF(Arrêt)** lorsque l'alimentation est restaurée.

Si l'alimentation est interrompue :

- 1) Débrancher le câble de l'arrière de l'appareil ;
- 2) Régler le l'interrupteur du Vortexer sur **OFF (Arrêt)**.

Avertissement !

- Vérifiez toujours pour déterminer s'il y a un mouvement du dispositif lors de son fonctionnement en mode continu. Si vous détectez un mouvement du dispositif, ajustez la vitesse en conséquence. Une charge différente de la tête de mélange peut entraîner une fréquence de résonance qui permette au dispositif de se déplacer sur la surface de travail/le dessus de la table.
- Si l'unité n'est pas utilisée suivant les recommandations du fabricant, toute la sécurité en sera compromise.
- Vérifier la FS, porter des équipements de protection individuelle requis et respecter toutes les réglementations locales et nationales avant la distribution et l'élimination des échantillons dangereux.
- La procédure de laboratoire doit veiller à ce qu'il n'y ait personne et aucune substance dangereuse dans un périmètre de 30 cm (12 pouces) autour du Vortexer pendant le fonctionnement.
- Ce produit ne contient aucun joint biologique conformément à la norme CEI/EN/CSA 61010-2-20 et ne peut donc fournir un quelconque niveau de contamination en cas de déversement ou de libération de micro-organismes toxiques, radioactifs ou pathogènes. Par conséquent, de tels matériaux ne doivent pas être utilisés dans ce produit.

Caractéristiques

Description du produit/Caractéristiques: Merci d'avoir acheté le Vortexer Heathrow Scientific. Cet appareil est un Vortexer de laboratoire de paillasse à vitesse variable contrôle (OFF, et jusqu'à environ 3000 tr / min), capable de vortexer des microplaques et 6 tubes différents tailles avec la commodité d'une seule tête de mélange. Le produit Vortexer est suffisamment flexible pour effectuer les tâches standards d'un mélangeur vortex mais, a également la capacité de prendre en charge une variété de tubes, de conteneur et de micro-plaques sur un seul modèle de tête demélange.

Équipement et pièces de rechange fournis:

- 1 unité LLG uniTEXER multi, #6.263 507
EU: 230VAC (220V – 240V, 50-60 Hz, 44 Watts, .4 Amps)
- 1 unité Cordon d'alimentation Courant Alternatif (CA)
- 1 unité tête de mélange
- 3 cordons de rétention élastiques supplémentaires
- 3 tampons centraux supplémentaires pour la zone de mélange intermittent

Caractéristiques techniques:

Plage de vitesse:

De 0 à environ 3000 tours/minute - du secouage jusqu'à l'agitation au vortex

Fonctionnement:

- 1) Interrupteur d'alimentation à glissière à 3 positions:
Position supérieure: Fonctionnement intermittent
Position centrale: Arrêt (OFF)
Position inférieure: Marche (ON) en continu
- 2) Commande de vitesse rotative infiniment réglable pour des vitesses allant de Arrêt (Off) à environ 3000 tours/minute

Dimensions: 6,75" Largeur x 7,5" Profondeur x 6" Hauteur de l'unité principale. 7,75" Hauteur avec tête de mélange fixée.

(Largeur 171 mm x Profondeur 190 mm x Hauteur 197 mm)

Poids: 8,66 lb (livres) - poids total de l'Agitateur à vortex avec la Tête de mélange fixée (3,93 kg)

Diamètre orbital: 3,7 mm

Partie électrique: Voir les numéros des pièces HS indiqués ci-dessus.

Remarque: Le produit possède un Dispositif de protection thermique.

Partie environnement:

Destiné à une utilisation en intérieur uniquement

Altitude: jusqu'à 2000 m

Température de fonctionnement: 2°C à 40°C (35,6°F à 104°F), Humidité maximale 95%

Humidité relative maximale ≤ 80% sans condensation



Cette marque est la confirmation du fait que l'unité est conforme aux directives de l'UE et qu'elle a été testée conformément à la Déclaration de conformité UE suivante.



Conforms to:

IEC/EN 61010-1:2010, ed. 3.1, 2017

IEC/EN 61010-2-051, ed. 3, 2016

UL Std. 61010-1, ed. 3, 2016

UL Std. 61010-2-051, ed. 3 (R2016)

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 (R2017)

CAN/CSA C22.6 No. 61010-2-051 (R2016)



Ce produit est conforme à: RoHS 3, Cordon certifié PSE (Japon), DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE

Fabricant: Heathrow Scientific® LLC, 620 Lakeview Parkway, Vernon Hills, IL 60061 USA

Point de contact en Europe: Emergo, Europe, Princessegracht 20, 2514AP, The Hague, The Netherlands

Modèle: Vortexer

Numéro(s) de modèle: HS120209, HS120210, HS120212, HS120214, HS120318

Cet appareil a été construit conformément aux normes suivantes:

Normes et directives EMC:

EN 61326-1:2013 (IEC 61326-1:2012)

FCC Part 15, Subpart B: 2015

ICES-003, Issue 6

2014/35/EU (Low Voltage Directive)

2012/19/EU (WEEE)

2015/863/EU (RoHS3)

Normes de sécurité:

IEC/EN 61010-1:2010, ed. 3.1, 2017

IEC/EN 61010-2-051, ed. 3, 2016

UL Std. 61010-1, ed. 3, 2016

UL Std. 61010-2-051, ed. 3 (R2016)

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 (R2017)

CAN/CSA C22.6 No. 61010-2-051 (R2016)

Signé:



Gary Kamees

Titre: Vice President Product Development/Manufacturing


Adresse: Vernon Hills, IL

Date d'émission: Juin 2022



Votre Vortexer est accompagné d'une tête de mélange et d'un cordon d'alimentation CA qui se trouve dans le carton ondulé au **1** dessus de l'emballage du produit. Après avoir complètement déballé votre Vortexer et enlevé votre sac plastique de protection, installer la tête de mélange (s'assurer qu'elle est placée sur le côté droit au dessus).


IMPORTANT: TOUJOURS TIRER LA CARTE D'APPUI AVANT INTERNE **3** AVANT DE RETIRER VOTRE VORTEXER HEATHROW SCIENTIFIC®. UTILISER LES DEUX MAINS POUR SAISIR L'UNITÉ LORSQUE LE CARTON EST SOULÉVÉ. **4**

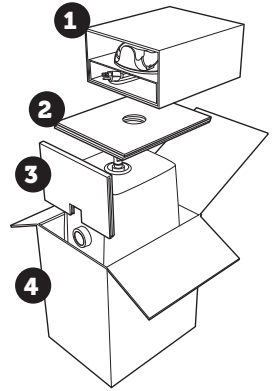

POUR INSTALLER LA TÊTE DE MÉLANGE VOUS DEVEZ APPUYER FERMEMENT AVEC LES DEUX MAINS JUSQU'À CE QUE VOUS SENTEZ QUE LA TÊTE DE MÉLANGE S'EST COMPLÈTEMENT MISE EN PLACE.

Ceci vous permettra de vous assurer que la tête de mélange ne sortira pas du Vortexer pendant l'utilisation.

Placer le mélangeur vortex sur une surface de niveau, stable près de la sortie électrique mise à terre. La surface doit être propre et sans poussière afin de s'assurer que les pieds sont bien agrippés à la surface. Prévoir un jeu suffisant sur tous les côtés de l'unité afin de faciliter la ventilation et l'utilisation. Tout en maintenant l'interrupteur d'alimentation en position OFF (Arrêt) (centrale sur la verticale à 3 positions), brancher le cordon d'alimentation sur l'arrière du vortex.

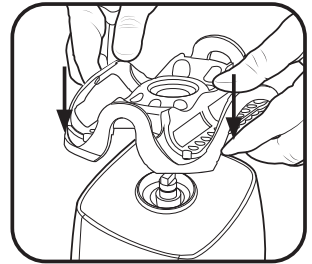


appliquer équitablement la pression afin de s'assurer que la tête est bien fixée

Remarque: Sur les unités équipées d'un commutateur de fréquence (situé au-dessus de la connexion du cordon d'alimentation à l'arrière), réglez le commutateur à 50 Hz ou 60 Hz pour correspondre à l'alimentation fournie par la compagnie d'électricité locale.




L'interrupteur d'alimentation est en position OFF (Arrêt) - centre

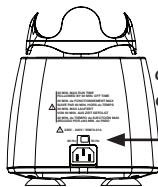

Vue arrière du Vortexer

Emplacement du commutateur de fréquence de 50 Hz à 60 Hz

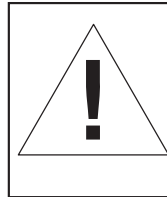

Pour couper immédiatement l'alimentation du dispositif Vortexer, tirer le câble d'alimentation CA à l'arrière de l'appareil.

Modes de fonctionnement :


AVERTISSEMENT: Si l'Agitateur à vortex est utilisé d'une manière non précisée par Heathrow Scientific, la protection fournie par l'équipement peut être altérée.

Cycle d'utilisation pour TOUTES LES VERSIONS: Durée de fonctionnement maximale de 20 minutes, suivie d'un temps d'ARRÊT de 60 minutes en Mode de fonctionnement continu.


Agitateur à vortex de 100 V-110 V: Réglez le commutateur de fréquence d'entrée de l'alimentation à l'arrière de l'unité à 50 Hz ou 60 Hz pour correspondre à l'alimentation fournie par la compagnie d'électricité locale.

Agitateur à vortex de 220 V-240 V: Réglez le commutateur de fréquence d'entrée de l'alimentation à l'arrière de l'unité à 50 Hz ou 60 Hz pour correspondre à l'alimentation fournie par la compagnie d'électricité locale.

Le cadran de commande de vitesse rotative, situé dans la partie centrale inférieure du panneau avant, possède un réglage infini (**Arrêt et 0 à environ 3000 tours/minute**). La vitesse d'agitation au vortex augmente jusqu'à une valeur maximale d'environ 3000 tours/minute lorsque le bouton est tourné dans le sens horaire. Avant de mettre en marche l'Agitateur à vortex, réglez le sélecteur de vitesse sur Arrêt (**OFF**) (tournez dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le bouton s'arrête et qu'un « clic » se fasse sentir). Pour initier le fonctionnement, placez l'interrupteur d'alimentation soit sur la position **(I)** intermittente, soit sur Marche **(II)**, et tournez la commande de vitesse sur le réglage souhaité. Si l'interrupteur d'alimentation est en position Marche (**ON**), la tête de mélange commencera à bouger tout de suite. Si l'interrupteur d'alimentation est en position **(I)** intermittente, le fonctionnement commencera lorsque le cadran de commande de vitesse rotative est tourné dans le sens horaire jusqu'à la vitesse maximale et qu'un objet (le tube à essai) est placé au centre de la tête de mélange, il est maintenu en haut du tube à essai et une pression modérée est appliquée pour pousser vers le bas la tête de mélange. Le mélange cessera au moment où l'objet sera retiré et que la pression sera relâchée.

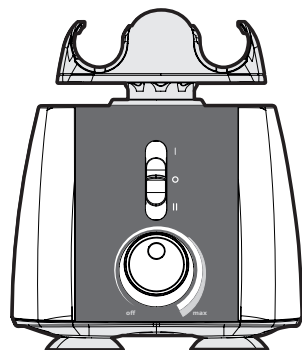

Position Intermittent – Dessus
Position Continue – Dessous

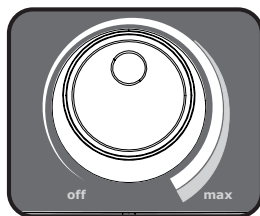

Mode Intermittent/touche :

Placez le commutateur à 3 positions en position **(I)** intermittente supérieure et tournez le cadran de commande de vitesse dans le sens horaire jusqu'à la vitesse maximale. Lorsque la tête de mélange applique une pression, le fonctionnement s'arrête. Le fonctionnement intermittent commencera lorsqu'un tube à essai est enfoncé dans la zone centrale de la tête de mélange, relâché lorsque le tube est fermement maintenu en haut.

Mode main libre/fonctionnement continue :

Placez le commutateur à 3 positions sur la position Marche **(II)** (en bas) et réglez la commande de vitesse rotative de la façon décrite ci-dessus. Le Mode mains libres permet de mélanger ou d'agiter au vortex les tubes ou la microplaque et continuera de fonctionner jusqu'à ce que vous arrêtez le mélangeur en plaçant le commutateur à 3 positions sur la position Arrêt (**OFF**).



Remarque :

Pour éviter la surchauffe de l'Agitateur à vortex pendant une utilisation continue, il y a un Dispositif de protection thermique interne, qui arrêtera temporairement le dispositif. Une fois le dispositif refroidi, il se remettra en marche automatiquement. Veuillez mettre le commutateur en position Arrêt (**OFF**) lorsqu'il n'est pas en marche.

Attention : Il est recommandé de ne **JAMAIS** laisser le Vortexer sans surveillance lorsqu'il n'est pas en marche.

Mode OFF (Arrêt)



Toujours placer l'interrupteur à 3 positions sur **OFF (Arrêt)** (au centre) lorsqu'il n'est pas utilisé !

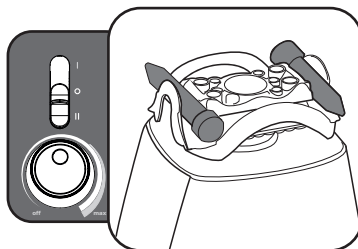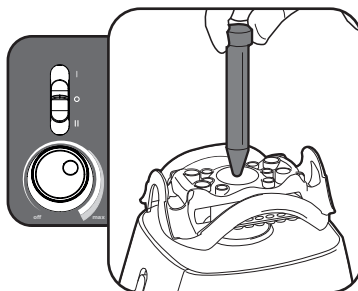


Chargement des tubes

La tête de mélange du Vortexer est conçue pour supporter plusieurs tubes de différentes tailles pour un mélange à main libre.

Avertissement : Toujours charger sur la tête de mélange de manière à ce que les tubes soient équilibrés

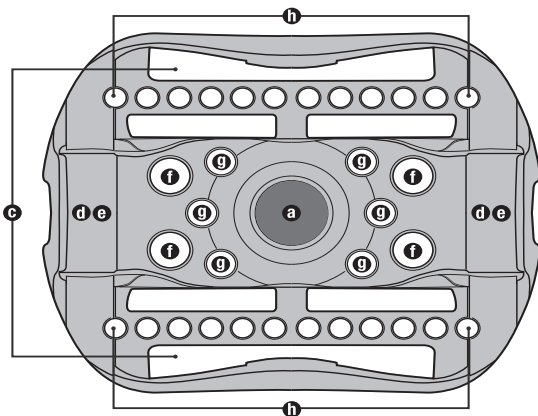
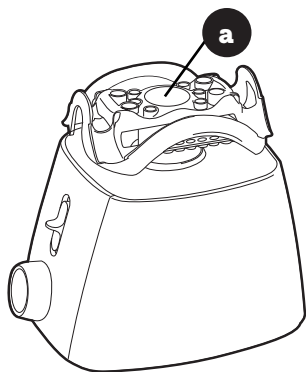


B. Chargement d'un plateau d'essai standard (1 maximum)

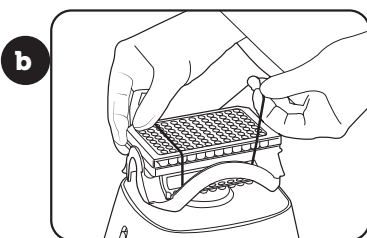


Sécurisez le plateau d'essai avec le cordon de rétention élastique fourni

C. Chargement des tubes de 50 mL (2 maximum) Deux rétention cordon doit être utilisé pour sécuriser des tubes de 50 ml

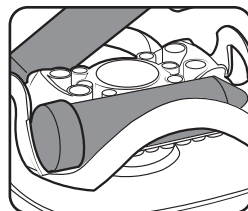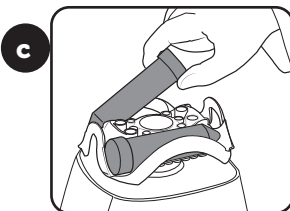


Bouchons du tube de 50 mL bien fixés sur la partie creuse de la tête


D. Chargement des tubes de 15 mL (2 maximum)

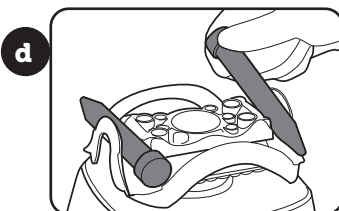


E. Chargement des tubes
de 5 mL (2 maximum)

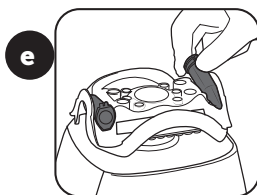


F. Chargement des tubes
de 1,5/2 mL (4 maximum)

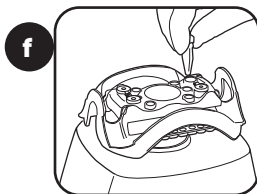

G. Chargement des tubes
de 5 mL (6 maximum)

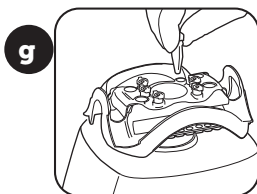

H. Chargement des tubes de
2 mL (languette de 2 tubes –
24 maximum)

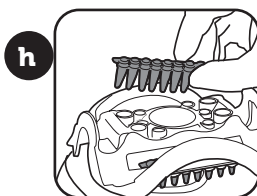


Retrait de la tête du Vortexer

En cas de nécessité de nettoyage
du Vortexer, veuillez respecter la séquence
de retrait de la tête de mélange.


Régler l'alimentation sur **OFF (Arrêt)**
en plaçant l'interrupteur à 3 positions
à la position **OFF (Arrêt)** (centre).

Tenir la tête de mélange avec deux
mains et tirer-le verticalement
jusqu'à ce qu'il se libère de l'arbre.
La technique le levage de l'accessoire
avec le bout des doigts en utilisant
vos doigts comme point d'appui
vous permettra de retirer doucement
l'accessoire installé. Une fois
le Vortexer nettoyé, réinstaller la tête
de mélange suivant les instructions.


placer
l'interrupteur
en position
OFF (Arrêt)

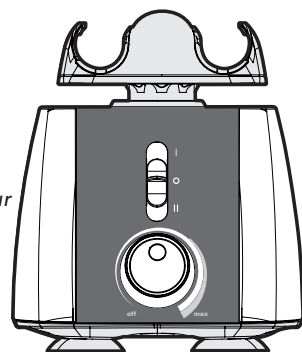

tirer
vertica-
lement

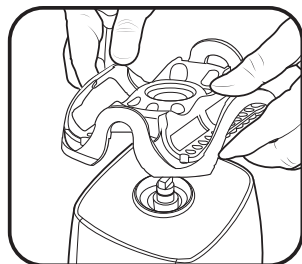

Positionnement du cordon élastique Vortexer

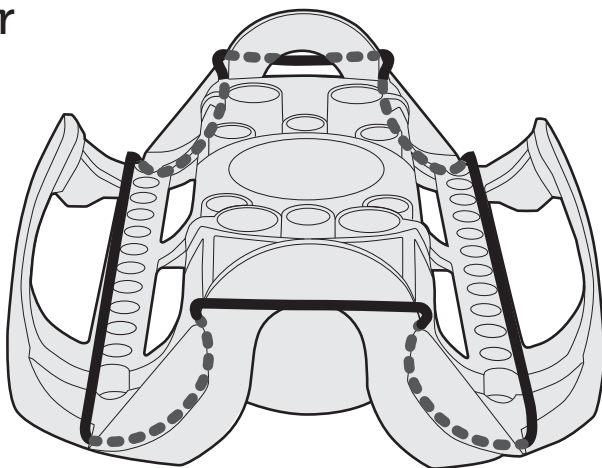

Soins et manipulation

Votre Vortexer doit recevoir tous les soins requis pour un appareil électrique. Éviter de mouiller ou d'exposer à la fumée. La finition peut être lavée avec de l'eau (après avoir débranché) et un savon doux ou détergent à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge. Éviter d'exposer un composant électrique du Vortexer à l'eau, à un agent de nettoyage ou à tout autre liquide ! Gardez l'unité propre en le séchant immédiatement tout déversement.

AVERTISSEMENT ! Débrancher avec de nettoyer. Ne pas immerger. Éviter la pénétration de tout liquide dans le boîtier du Vortexer.

Responsabilités en matière d'élimination :

L'équipement que vous avez acheté peut contenir des substances dangereuses qui pourraient affecter l'environnement. Conformément aux réglementations de la Communauté européenne relatives aux appareils électroniques, vous devez utiliser les systèmes d'élimination appropriés afin d'éviter l'exposition de ces substances à l'environnement. Les systèmes d'élimination réutiliseront et recycleront de manière responsable les matériaux dangereux provenant de votre équipement.



Le symbole de la poubelle barrée d'une croix vous invite à utiliser ces systèmes.

Pour obtenir plus d'informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, veuillez contacter votre administration locale ou régionale. Vous pouvez également nous contacter pour davantage d'informations sur la performance environnementale de vos produits.

Informations relatives au retour du produit

Important :

Le transport des matériaux dangereux sans autorisation constitue une violation de la loi fédérale.

Heathrow Scientific® LLC n'acceptera aucun retour de produit si celui-ci n'est bien nettoyé et décontaminé. Dans le cas peu probable d'un endommagement de l'unité nécessitant un retour, contacter Heathrow Scientific® LLC pour obtenir une autorisation de retour avant d'envoyer votre produit pour l'entretien.

Garantie

EN AUCUN CAS LES OBLIGATIONS DE HEATHROW SCIENTIFIC® LLC EN VERTU DE CETTE GARANTIE N'EXCÉDERA LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

Garantie limitée

Heathrow Scientific® LLC garantie que Vortexer seront exempts de défaut de matériau ou de vice de fabrication pour une période cinq ans à compter de la date d'achat.

Si vous êtes convaincu de ce que le produit est défectueux, vous devez, pendant la période de garantie, en informer Heathrow Scientific® LLC, fournir une preuve d'achat et retourner le produit à Heathrow Scientific® LLC avec un formulaire de retour. Afin d'obtenir un formulaire de retour, veuillez composer le 1-847-816-5070.

Si Heathrow Scientific® LLC est correctement avisé et, après inspection, confirme la défaillance et que la période de garantie n'est pas expirée, Heathrow Scientific® LLC procédera à la réparation, à la modification ou au remplacement du produit, selon son choix et sans frais.

OUTRE CETTE GARANTIE LIMITÉE, HEATHROW SCIENTIFIC® LLC NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE EN RAPPORT À LA QUALITÉ OU À LA PERFORMANCE DU PRODUIT, Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. HEATHROW SCIENTIFIC® LLC NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :

TOUTE DÉFAILLANCE OU DOMMAGE CAUSÉ PAR L'UTILISATION INCORRECTE OU DÉRAISONNABLE DU PRODUIT ; (LE VORTEXER DE HEATHROW SCIENTIFIC® LLC EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT PAR DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE FORMÉS ; L'UTILISATION DE CE PRODUIT PAR UNE TOUTE AUTRE PERSONNE ANNULERA CETTE GARANTIE) ;

TOUT PRODUIT QUI, À LA SEULE APPRÉCIATION DE HEATHROW SCIENTIFIC® LLC, A ÉTÉ MANIPULÉ FRAUDULEUSEMENT, MODIFIÉ OU RÉPARÉ PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE HEATHROW SCIENTIFIC® LLC ;


TOUT PRODUIT DONT LA DÉFAILLANCE EST CAUSÉE PAR : (a) L'USURE DUE À L'UTILISATION, (b) LA NÉGLIGENCE, (c) UN ACCIDENT, (d) UN MAUVAIS ENTRETIEN OU (e) L'UTILISATION DANS DES CONDITIONS ANORMALES DE TEMPÉRATURE, DE SALETÉ OU DE CORROSION OU L'UTILISATION AVEC DES MATÉRIAUX ABRASIFS OU CORROSIFS

DES PIÈCES ACCESSOIRES, TELLES QUE LES PIÈCES EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE QUI SONT ENDOMMAGÉES PAR DES LIQUIDES OU LA MAUVAISE UTILISATION.

Vortex Mixer

Mehrzweck,
maximaler Nutzen

Bedienungsanleitung

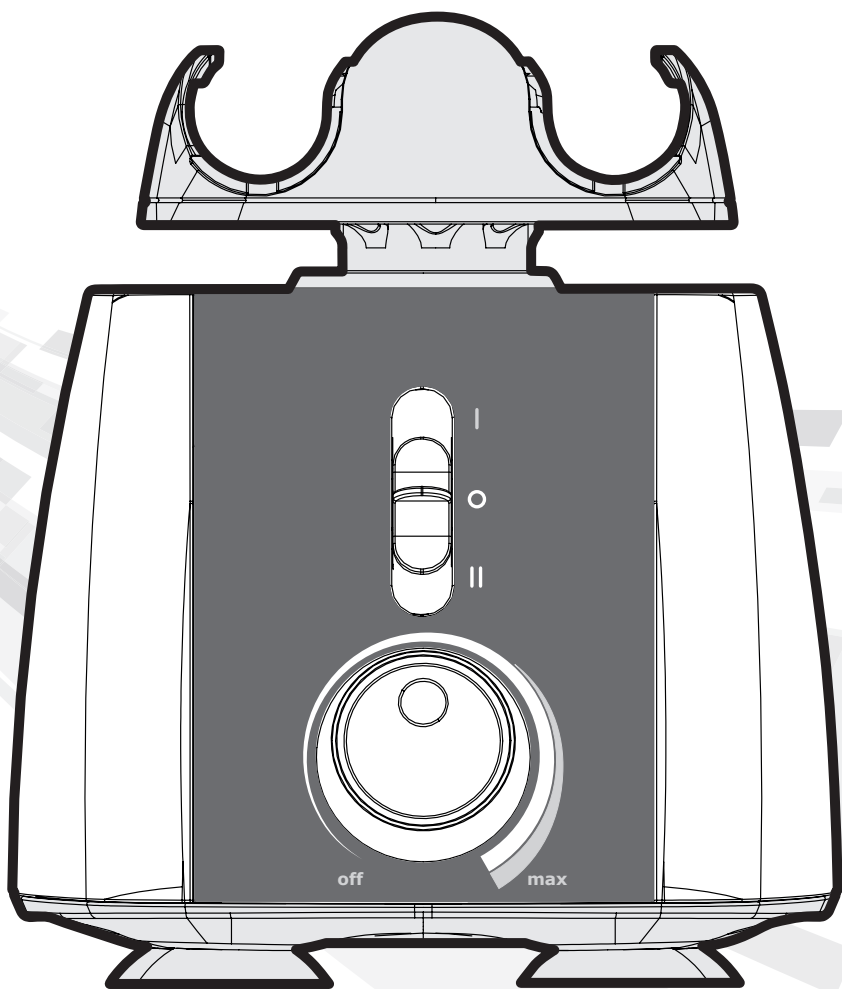



Um den Strom zum Vortexer-Gerät umgehend zu unterbrechen, ziehen Sie das Stromkabel vom mittleren, unteren Bereich des Geräts ab

Wir bedanken uns, dass Sie sich für den uniTEXTER multi Vortexer entschieden haben.

Vorsichtsmaßnahmen

Ihr Vortexer-Instrument wurde für die allgemeine Nutzung im Labor entwickelt. In dieser Anleitung können nicht alle Gefahren angesprochen werden. Es obliegt der Verantwortung des Nutzers, alle Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu beachten und zu bewerten, ob sich das Gerät für eine Aufgabe eignet.

Achtung!

Bevor Sie den Vortexer zum ersten Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie sich bitte die Anleitung sorgfältig durch. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, Schutzmaßnahmen und die Gebrauchsanweisung.

1. Verwenden Sie das Gerät niemals auf eine Weise, die diesen Anweisungen entgegenspricht.
2. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen vorgesehen.
3. Achten Sie immer darauf, dass der Netzstecker zugänglich ist.
4. Dieses Produkt ist zum Vortexen und Mischen von wässrigen Lösungen in zugelassenen Reagenzgläsern bestimmt, die mit der Geschwindigkeit und Leistung dieses Geräts kompatibel sind. Hinweis zum Vortexen: Verwenden Sie nur zugelassene Behälter mit schraub- oder verschließbaren Deckeln.
5. Das Produkt darf nicht zum Mischen sehr dichter Stoffe verwendet werden. Keine Materialien mit mehr als 1.2g/cm Dichte verwenden.
6. Beobachten Sie bei der Verwendung die laborüblichen Sicherheitsvorschriften und Richtlinien.
7. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne den Mixaufsatz. Vortexer kann beim Betrieb destabilisiert werden.
8. Der Mixaufsatz muss zum Betrieb stets fest angebracht werden: Achten Sie immer darauf, dass der Mixaufsatz vor Inbetriebnahme vollständig auf der Welle sitzt.
9. Nicht verwenden, wenn der Vortexer beschädigt ist.
10. Achten Sie darauf, dass der Vortexer zu völligem Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Mixaufsatz handhaben.
11. Vortexer während des Betriebs nicht bewegen.
12. Produkt nicht in Wasser eintauchen, es können sonst Verletzungen durch elektrischen Schlag oder Brand entstehen.
13. Der Mixaufsatz muss symmetrisch geladen werden. Der Betrieb des Geräts mit unsymmetrischer Last kann zu starken Schwingungen und Beschädigung führen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.
14. Füllen Sie die Reagenzröhrchen nicht, während Sie im Vortexer Mixaufsatz eingelegt sind. Verschüttete Flüssigkeiten können für Gerät oder Nutzer schädlich sein.
15. Versichern Sie sich, dass die Deckel/Verschlüsse vollständig verschlossen sind, bevor Sie den Vortexer starten. Offene Deckel/Verschlüsse können während des Vortexens abgerissen werden und das Gerät beschädigen. Offene Deckel/Verschlüsse können dazu führen, dass Flüssigkeit ins Innere des Vortexers gelangt.
16. Geben Sie keine ungenormten Reagenzgläser oder Fremdstoffe in den Vortexer-Mixaufsatz.
17. Befolgen Sie für alle Reagenzien, die Sie mit diesem Instrument verwenden, sämtliche Vorsichtsmaßnahmen auf dem MSDB (Materialsicherheitsdatenblatt).
18. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder brennbaren Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts oder anderer elektrischer Anlagen.
19. Mischen Sie keine Stoffe, die zusammen oder alleine brennbar, explosiv oder korrosiv sind bzw. andere Gefahren verursachen.
20. Betreiben Sie das Gerät nicht in gefährlicher oder brennbarer Umgebung.

21. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, die den Kunststoff des Vortexer-Gehäuses oder Aufsatzes beschädigen können.
22. Stellen Sie sicher, dass der Mixaufsatz vor Korrosion und mechanischen Schäden geschützt ist. Der Mixaufsatz muss mit einem pH-neutralen Flüssigreiniger gereinigt werden.
23. Achten Sie bei der Handhabung stets darauf, dass weder der Nutzer noch andere Personen in Gefahr kommen können.
24. Sollte das Instrument nicht den Angaben gemäß funktionieren, brechen Sie den Mischvorgang umgehend ab. Wenden Sie sich bei Problemen an den Händler oder Hersteller.
25. Berühren Sie den Mixaufsatz nicht, während das Gerät in Betrieb ist. Dies kann zum Ausfall des Geräts führen und die Garantie erlischt.
26. Verwenden Sie nur Originalteile des Herstellers (Mixaufsatz, Zubehör, Adapter und andere Ersatzteile).
27. Bei Defekten oder wenn Sie das Gerät einschicken müssen, kontaktieren Sie entweder den Fachhändler oder Heathrow Scientific® LLC.
28. Durch unsachgemäße Anwendung des Vortexers erlischt die Garantie. Sollte während der Garantiezeit ein Defekt auftreten, kontaktieren Sie den Garantieservice von Heathrow Scientific® LLC.
29. Verwenden Sie keine Geräte, die nicht ordnungsgemäß installiert oder repariert wurden.
30. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu öffnen oder zu modifizieren. Jeder Versuch, dies zu tun, führt zum Erlöschen der Garantie.
31. Bei Zimmertemperatur trocken lagern. Nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aussetzen.
32. Kontaktieren Sie vor der Reinigung oder Dekontamination bitte Heathrow Scientific® LLC, um sicherzustellen, dass die vorgeschlagene Methode das Gerät nicht beschädigt. Es muss ein pH-neutraler Flüssigreiniger verwendet werden.
33. Der Vortexer muss vor der Reinigung oder Wartung von der Stromquelle getrennt werden.



Um den Strom zum Vortexer-Gerät umgehend zu unterbrechen, ziehen Sie das Stromkabel vom mittleren, unteren Bereich des Geräts ab

Achtung: Nach Unterbrechung des Stroms nimmt das Vortexer-Gerät den Betrieb unmittelbar wieder auf, wenn der Strom wiederhergestellt wird, und der 3-stufige Schalter nicht in **OFF (AUS)** Stellung gebracht wurde.

Wenn der Strom unterbrochen wird:

- 1) Trennen Sie das Kabel hinten am Gerät ab
- 2) Stellen Sie den Vortexer-Schalter auf **OFF (AUS)**

Warnung!

- Prüfen Sie immer auf Gerätebewegungen, wenn Sie im Dauerbetrieb arbeiten. Wenn eine Bewegung des Geräts festgestellt wird, passen Sie die Geschwindigkeit entsprechend an. Eine unausgeglichene Beladung des Aufsatzes kann dazu führen, dass eine Resonanzfrequenz erreicht wird, wodurch sich das Gerät auf der Arbeitsfläche/Tischplatte bewegt.
- Wenn das Gerät nicht gemäß Empfehlung des Herstellers verwendet wird, wird die allgemeine Sicherheit beeinträchtigt.
- Prüfen Sie vor der Zugabe oder Entsorgung gefährlicher Proben das MSDB, tragen die erforderliche PSA (persönliche Schutzausrüstung) und beachten alle geltenden nationalen und örtlichen Vorschriften.
- Das Laborverfahren sollte dafür sorgen, dass sich keine Personen oder gefährliche Substanzen in einem Radius von 30cm um das Vortexer-Instrument befinden, wenn es in Betrieb ist.
- Dieses Produkt enthält keine Biosiegel nach IEC/EN/CSA 61010-2-20 und bietet keinerlei Eindämmung, sollten toxische, radioaktive oder pathogene Mikroorganismen auslaufen oder austreten. Dieses Produkt sollte daher nicht für solche Stoffe verwendet werden.

Spezifikationen

Produktbeschreibung/Merkmale: Vielen Dank für den Kauf des Heathrow Scientific Vortexer. Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Labor-Tischvortexer mit einer variablen eschwindigkeitssteuerung (AUS und bis zu ca. 3000 U/min), der Mikrotiterplatten und 6 verschiedene Röhrchengrößen mit der Bequemlichkeit eines einzigen Aufsatzes vortexen kann. Dieser Vortexer ist flexibel genug, um die Standardaufgaben eines Vortexers zu erfüllen und kann zudem eine Vielzahl von Röhrchen, ehältern und Mikrotiterplatten in einem einzigen Aufsatz aufnehmen.

Zubehör:

- 1x LLG uniTEXER multi, #6.263 507
EU: 230VAC (220V – 240V, 50-60 Hz, 44 Watts, .4 Amps)
- 1 ea. Netzkabel
- 1x Aufsatz
- 3 zusätzliche elastische Gummibänder
- 3 zusätzliche Gummipättchen für den zentralen Aufnahmeunkt des Aufsatzes

Technische Funktionen:

Geschwindigkeitsbereich:

Von 0 bis ca. 3000 U/min - Schütteln bis Vortexen

Betrieb:

1) 3-Positionenregler Ein/Aus-Schalter:

Oberste Position: Touch-Funktion

Mittlere Position: AUS

Untere Position: Dauerbetrieb

2) Stufenlose Drehzahlsteuerung für Geschwindigkeiten von Aus bis ca. 3000 U/min

Abmessungen: 171 mm L x 190 mm W x 153 mm H des Hauptgerätes, 197 mm Höhe inklusive Aufsatz.

Gewicht: 8,66 lbs - Gesamtgewicht des Vortexers mit Aufsatz (3,93 kg)

Kreisender Schüttelhub: 3,7 mm

Elektrik: Siehe die oben aufgeführten HS-Artikelnummern.

Hinweis: Das Produkt hat eine Wärmeschutzvorrichtung.

Umwelt: Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet

Höhe: bis zu 2.000 m

Betriebstemperatur: 2°C bis 40°C (35,6°F bis 104°F), Max. Luftfeuchtigkeit 95 %.

Max. Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80% nicht kondensierend



Dieses Zeichen ist die Bestätigung, dass das Gerät mit den EU-Richtlinien übereinstimmt und gemäß der folgenden EU-Konformitätserklärung geprüft wurde.



Entspricht:



IEC/EN 61010-1:2010, ed. 3.1, 2017

IEC/EN 61010-2-051, ed. 3, 2016

710213

UL Std. 61010-1, ed. 3, 2016

UL Std. 61010-2-051, ed. 3 (R2016)

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 (R2017)

CAN/CSA C22.6 No. 61010-2-051 (R2016)



Konformität: Dieses Produkt ist konform: RoHS 3, PSE Certified Cord (Japan), WEEE

EC Konformitätserklärung

Hersteller: Heathrow Scientific® LLC, 620 Lakeview Parkway, Vernon Hills, IL 60061 USA

Kontakt in Europa: Emergo, Europe, Princessegracht 20, 2514AP, The Hague, The Netherlands

Modell: Vortexer

Modellnummer: HS120209, HS120210, HS120212, HS120214, HS120318

Dieses Gerät entspricht in Herstellung und Funktion den folgenden Sicherheitsstandards:

EMV-Normen und Richtlinien:

EN 61326-1:2013 (IEC 61326-1:2012)

2014/35/EU (Low Voltage Directive)

FCC Part 15, Subpart B: 2015

2012/19/EU (WEEE)

ICES-003, Issue 6

2015/863/EU (RoHS3)

Sicherheitsstandard:

IEC/EN 61010-1:2010, ed. 3.1, 2017

IEC/EN 61010-2-051, ed. 3, 2016

UL Std. 61010-1, ed. 3, 2016

UL Std. 61010-2-051, ed. 3 (R2016)

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 (R2017)

CAN/CSA C22.6 No. 61010-2-051 (R2016)

Unterzeichnet:



Gary Kamees

Titel: Vice President Product Development/Manufacturing


Lage: Vernon Hills, IL

Datum der Ausstellung: Juni 2022




Ihr Vortexer ist mit einem aufsteckbaren Mixaufsatz und einem Netzkabel ausgestattet, die im oberen Wellpappe-Karton der Produktverpackung ① untergebracht sind. Wenn Sie den Vortexer ausgepackt und die Plastikschutzverpackung entfernt haben, installieren Sie den Mixaufsatz (überprüfen Sie, dass er richtig ausgerichtet ist).

IMPORTANT: ZIEHEN SIE DEN STÜTZKARTON ③ VOR DEM GERÄT HERAUS BEVOR SIE DEN HEATHROW SCIENTIFIC® VORTEXER AUS DER VERPACKUNG NEHMEN. GREIFEN SIE DAS GERÄT ZUM ENTPACKEN MIT BEIDEN HÄNDEN AN. ④

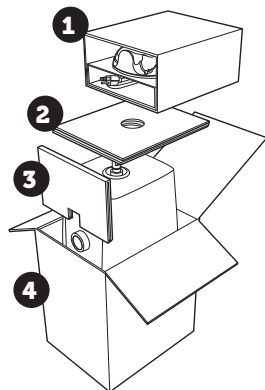

UM DEN MIXAUFSATZ ZU INSTALLIEREN, MÜSSEN SIE IHN FEST MIT BEIDEN HÄNDEN NACH UNTEN DRÜCKEN, BIS SIE FÜHLEN, DASS DER MIXAUFSATZ GANZ EINGERASTET IST.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Mixaufsatz des Vortexers beim Betrieb nicht losgeschüttelt wird.

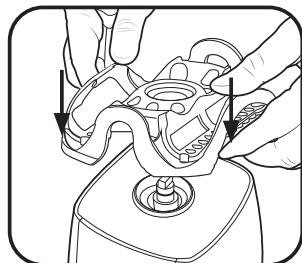


gleichmäßigen Druck ausüben, um sicherzustellen, dass der Aufsatz fest sitzt

Stellen Sie den Vortex-Mixer auf eine gerade, stabile Oberfläche in der Nähe einer Steckdose. Die Oberfläche sollte sauber und staubfrei sein, damit die Füße festen Griff haben. Lassen Sie nach allen Seiten des Geräts ausreichend Platz für ordnungsgemäße Lüftung und Betrieb. Der vertikale, 3-stufige Stromschalter muss sich in der OFF-Stellung (aus, Mitte) befinden, wenn Sie das Netzkabel hinten am Vortex-Mixer einstecken.

Hinweis: Bei Geräten, die mit einem Frequenzschalter (über dem Netzkabelanschluss auf der Rückseite) ausgestattet sind, stellen Sie den Schalter entweder auf 50Hz oder 60Hz ein, um ihn an die lokale Stromversorgung anzupassen.



Stromschalter in **OFF-Position** - Mitte

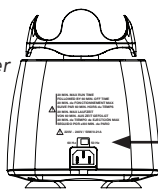

Platzierung des 50Hz-60Hz-Frequenzschalters

Rückansicht des Vortexers



Um den Strom zum Vortexer-Gerät umgehend zu unterbrechen, ziehen Sie das Stromkabel vom mittleren, unteren Bereich des Geräts ab.

Betriebsmodi:


! WARNUNG: Wenn der Vortexer auf eine nicht von Heathrow Scientific spezifizierte Weise verwendet wird, kann der durch das Gerät gebotene Schutz beeinträchtigt werden.

Betriebsdauer für alle Versionen: Maximale Laufzeit von 20 Minuten, gefolgt von 60 Minuten AUS-Zeit im Dauerbetrieb.


100V-110V Vortexer: Stellen Sie den Frequenzschalter auf der Rückseite des Geräts entweder auf 50Hz oder 60Hz ein, um ihn an die lokale Stromversorgung anzupassen.

220V-240V Vortexer: Stellen Sie den Frequenzschalter auf der Rückseite des Geräts entweder auf 50Hz oder 60Hz ein, um ihn an die lokale Stromversorgung anzupassen.

Der Drehknopf zur Geschwindigkeitsregulierung, der sich in der unteren Mitte der Frontplatte befindet, ist stufenlos einstellbar (**AUS und 0 bis ca. 3000 U/min**). Die Geschwindigkeit steigt auf ein Maximum von ca. 3.000 U/min, wenn der Knopf im Uhrzeigersinn gedreht wird. Bevor Sie den Vortexer einschalten, stellen Sie die Geschwindigkeitseinstellung auf **(I)** (drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, bis der Knopf anhält und ein „Klick“ zu spüren ist). Um den Betrieb zu beginnen, stellen Sie den Netzschalter entweder auf die Position „Intermittierend“ oder **(II)** und drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeit. Wenn sich der Netzschalter in der Position **ON** befindet, beginnt sich der Aufsatz sofort zu bewegen. Befindet sich der Netzschalter in der Stellung Intermittierend **(I)**, beginnt der Betrieb, wenn der Drehregler im Uhrzeigersinn auf die maximale Geschwindigkeit gedreht wird und ein Gegenstand (Reagenzglas) in die Mitte des Aufsatzes gedrückt wird. Das Vortexen wird beendet, wenn der Gegenstand entfernt und der Druck reduziert wird. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

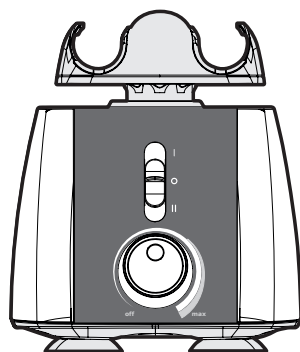


Intermittent – Obere Stellung
Fortlaufend – Untere Stellung

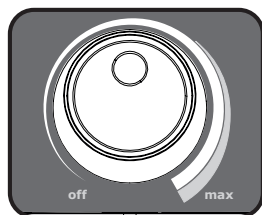


Intermittierend/Touch-Modus:

Bringen Sie den 3-Positionsschalter in die Position „Top Intermittent **(I)**“ und drehen Sie den Geschwindigkeitsregler im Uhrzeigersinn auf die maximale Geschwindigkeit. Wenn sich der Druck auf den Aufsatz reduziert, wird der Betrieb gestoppt. Der Betrieb im Touch-Modus beginnt, wenn ein Röhrchen im zentralen Bereich des Aufsatzes nach unten gedrückt wird.

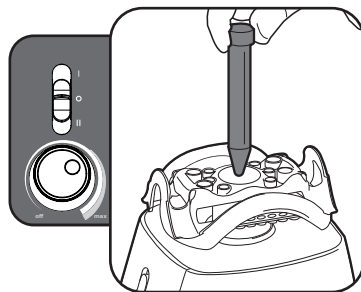

Freihand-/Fortlaufender Betriebsmodus:

Bringen Sie den 3-Positionsschalter in die Position **(II)** (unten) und stellen Sie den Geschwindigkeitsregler wie oben beschrieben ein. Der Freihand-Modus / Dauerbetrieb ermöglicht das Mischen oder Vortexen der Röhrchen oder Mikrotiterplatte und läuft weiter, bis Sie den Vorgang stoppen, indem Sie den 3-Positionsschalter auf die Position **OFF** stellen.

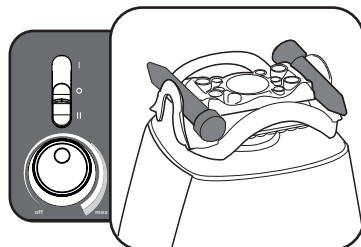

Hinweis: Um eine Überhitzung des Vortexers im Dauerbetrieb zu verhindern, gibt es eine interne Temperaturschutzvorrichtung, die das Gerät vorübergehend abschaltet. Sobald das Gerät abgekühlt ist, ist es wieder betriebsbereit. Bitte stellen Sie den Schalter in die Position **OFF**, wenn das Gerät nicht im Betrieb ist.

Achtung: Wir empfehlen, dass der Vortexer beim Betrieb **STETS** beaufsichtigt wird.

OFF-Modus (Aus):


Stellen Sie den 3-Stufen-Schalter immer in die **OFF**-Position (Mitte), wenn das Gerät nicht betrieben wird!




Reagenzröhrchen laden

Der Vortexer-Mixaufsatz kann Röhrchen verschiedener Größe zum freihändigen Mischen/ Vortexen aufnehmen.

Achtung: Mixaufsatz stets so beladen, dass die Röhrchen ausgeglichen sind.

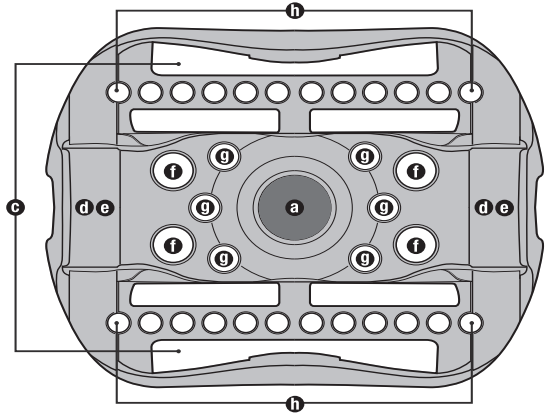



B. Laden von Standard-Probenplatte (maximal 1)

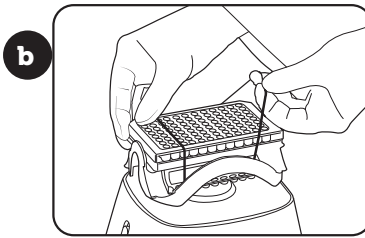

Sichern Sie Mikrotiterplatten mit den gelieferten Gummibändern


C. Laden von 50 ml Röhrchen (maximal 2)

Hinweis: Zwei Haltekabel sollte verwendet werden, um 50 ml Röhrchen zu sichern

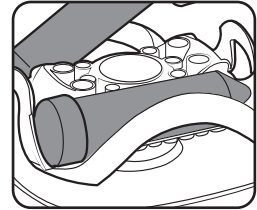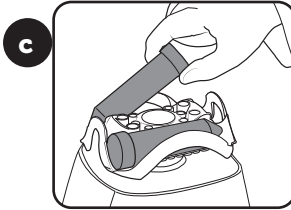


50 ml Röhrchendeckel liegen sicher im gestanzten Aufsatzbereich


D. Laden von 15 ml Röhrchen (maximal 2)

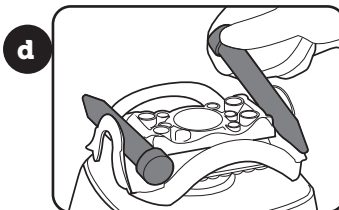


E. Laden von 5 ml Röhren
(maximal 2)

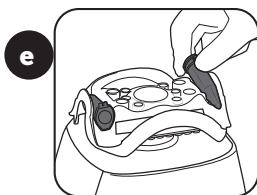


F. Laden von 1,5/2 ml
Röhren (maximal 4)

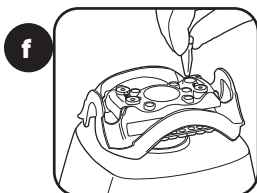

G. Laden von 0,5 ml Röhren
(maximal 6)

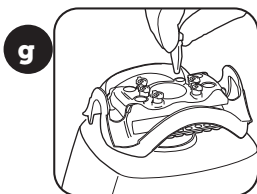

H. Laden von 0,2 ml Röhren
(2 Röhrenstreifen – maximal 24)

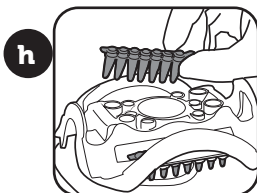


Entfernen des Vortexer-Mixaufsatzes

Wenn der Vortexer gereinigt werden muss, nehmen Sie den Mixaufsatz ab, indem Sie die folgenden Schritte einhalten.


Trennen Sie den Strom, indem Sie den 3-stufigen Schalter in die **OFF**-Position (Mitte) bringen.

Greifen Sie den installierten Mixaufsatz mit beiden Händen und ziehen Sie ihn gerade nach oben, bis er von der Welle gelöst ist. Wenn Sie das Zubehör mit den Fingerspitzen anheben und dabei die Knöchel als Drehpunkt verwenden, erhalten Sie eine Hebelwirkung, mit der die installierte Komponente reibungslos entfernt wird. Wenn der Vortexer gereinigt ist, bringen Sie den Mixaufsatz gemäß der Anleitung wieder an.


Schalter
in **OFF**-
Position
(aus)
stellen

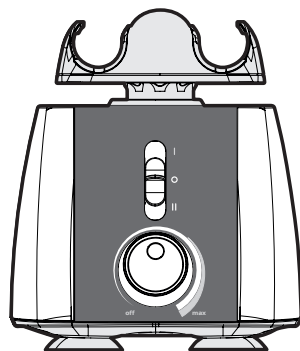

gerade
nach
oben
ziehen

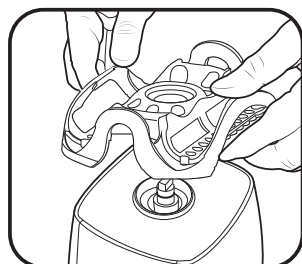

Positionierung der elastischen Vortexer-Schnur

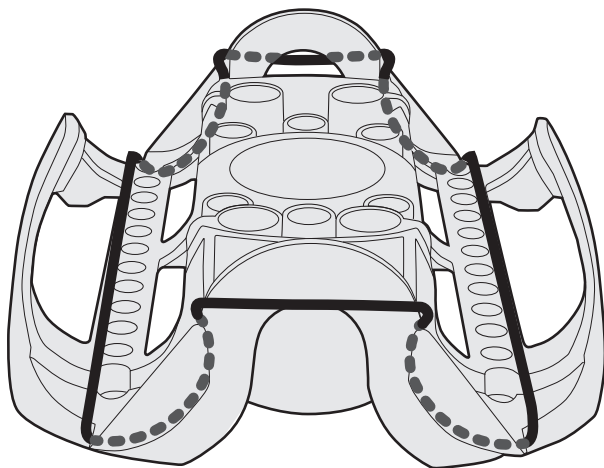

Pflege und Handhabung

Ihr Vortexer sollte dieselbe Pflege erhalten, wie jedes elektrische Gerät. Vermeiden Sie Nässe und unnötiges Einwirken von Dämpfen. Die Oberfläche kann (nach dem Ausstecken des Geräts) mit Wasser und milder Seife oder Reinigungslösung mit einem weichen Tuch oder Schwamm abgewischt werden. Setzen Sie die elektrischen Komponenten des Vortexers nicht Wasser, Reinigungsmitteln oder anderen Flüssigkeiten aus! Halten Sie das Instrument sauber, indem Sie Verschüttungen unmittelbar aufwischen.

ACHTUNG! Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker ab. Nicht untertauchen. Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten ins Vortexer-Gehäuse.

Verantwortung beim Entsorgen:

Das erworbene Gerät kann gefährliche Substanzen enthalten, die umweltschädlich sind. Gemäß den Bestimmungen zum Entsorgen von elektrischen Geräten in Europa müssen Sie entsprechende Entsorgungssysteme verwenden, um zu vermeiden, dass diese Substanzen in die Umwelt gelangen. Gefährliche Stoffe aus Ihren Altgeräten werden vom Entsorgungssystem wiederverwendet oder recycelt.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern fordert Sie auf, diese Systeme zu verwenden.

Wenn Sie weitere Informationen über Sammlungs-, Wiederverwendungs- und Recycling-Systeme benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Abfallverwaltung. Sie können sich auch an uns wenden, wenn Sie mehr über die Umweltleistung unserer Produkte wissen wollen.

Information zum Umtausch

Wichtig:

Der Transport von Gefahrgut ohne Genehmigung verstößt gegen das Bundesgesetz.

Heathrow Scientific® LLC nimmt keine Produkte zurück, die nicht ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert wurden. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Gerät aufgrund eines Schadens zurückgesendet werden muss, kontaktieren Sie Heathrow Scientific® LLC, um eine Rücksendeberechtigung zu erhalten, bevor Sie das Gerät zum Kundendienst einsenden.

Garantie

DIE HAFTUNG VON HEATHROW SCIENTIFIC® LLC ÜBERSTEIGT IN KEINEM FALL DEN KAUFPREIS DES PRODUKTS.

Beschränkte Garantie

Heathrow Scientific® LLC garantiert für die Dauer von 5 Jahren ab Kaufdatum, dass der Vortexer keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist.

Sollten Sie der Ansicht sein, dass ein Produkt defekt ist, müssen Sie Heathrow Scientific® LLC während der Garantiezeit benachrichtigen, einen Kaufbeleg nachweisen und das Gerät mit einem RMA (Return Material Authorization) Formular an Heathrow Scientific® LLC zurücksenden. Ein RMA (Return Material Authorization) Formular erhalten Sie, wenn Sie sich telefonisch an uns wenden unter 1-847-816-5070.

Wird Heathrow Scientific® LLC ordnungsgemäß informiert und bestätigt nach Inspektion, dass ein Defekt vorliegt und die Garantiezeit nicht abgelaufen ist, so wird Heathrow Scientific® LLC das Produkt nach eigenem Ermessen reparieren, ändern oder ersetzen.

HEATHROW SCIENTIFIC® LLC LIEFERT KEINE WEITERE STILLSCHWEIGENDE ODER AUSDRÜCKLICHE GARANTIE BEZÜGLICH DER GÜTE ODER LEISTUNG DES PRODUKTS, U.A. ZUR MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. HEATHROW SCIENTIFIC® LLC HAFTET NICHT FÜR NUTZUNGSAusFÄLLE, GEWINNVERLUSTE BZW. FOLGESCHÄDEN, KONKRETE SCHÄDEN ODER VERSCHÄRFTE BZW. STRAFSCHADENSERSATZ.

DIESE GARANTIE ERSTRECKT SICH NICHT AUF FOLGENDES:

DEFEKTE ODER SCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSEN ODER UNANGEMESSENEN GEBRAUCH DES PRODUKTS ENTSTEHEN. (DER HEATHROW SCIENTIFIC® LLC VORTEXER WURDE AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE NUTZUNG DURCH GESCHULTES LABORPERSONAL ENTWICKELT. BEI VERWENDUNG DURCH ANDERE PERSONEN ERLISCHT DIE GARANTIE).

PRODUKTE, DIE NACH DEM ERMESSEN VON HEATHROW SCIENTIFIC® LLC VON ANDEREN PERSONEN ALS HEATHROW SCIENTIFIC® LLC MANIPULIERT, VERÄNDERT ODER REPARIERT WURDEN.

EIN PRODUKT, DASS AUFGRUND DES FOLGENDEN BETRIEBSUNFÄHIG WURDE: (a) ABNUTZUNG DURCH VERWENDUNG, (b) FAHRLÄSSIGKEIT, (c) UNFALL, (d) UNSACHGEMÄSSE WARTUNG ODER (e) VERWENDUNG UNTER UNGEWÖHNLICHEN TEMPERATUREN, SCHMUTZ ODER KORROSION BZW. VERWENDUNG VON ABRASIVEN ODER KORROSIVEN STOFFEN.

ZUBEHÖRTEILE, WIE GUMMI- UND PLASTIKTEILE, DIE DURCH FLÜSSIGKEITEN ODER MISSBRAUCH BESCHÄDIGT WURDEN.